

IKA

designed for scientists



Betriebsanleitung Ursprungssprache	DE	3
Operating instructions	EN	6
Mode d'emploi	FR	9
Руководство по эксплуатации	RU	12

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Zeichenerklärung	3
Sicherheitshinweise	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Auspacken	4
Wissenswertes	4
Inbetriebnahme	4
Wartung und Reinigung	5
Gewährleistung	5
Technische Daten	5

Zeichenerklärung



Allgemeiner Gefahrenhinweis



GEFAHR

Mit diesem Symbol sind Informationen gekennzeichnet, **die für die Sicherheit Ihrer Gesundheit von absoluter Bedeutung sind**. Missachtung kann zur Gesundheitsbeeinträchtigung und Verletzung führen.



WARNUNG

Mit diesem Symbol sind Informationen gekennzeichnet, **die für die technische Funktion des Gerätes von Bedeutung sind**. Missachtung kann Beschädigungen am Gerät zur Folge haben.



VORSICHT

Mit diesem Symbol sind Informationen gekennzeichnet, **die für den einwandfreien Ablauf der Gerätefunktion sowie für den Umgang mit dem Gerät von Bedeutung sind**. Missachtung kann ungenaue Ergebnisse zur Folge haben.



GEFAHR

Hinweis auf die Gefährdung durch Verletzung Ihrer Hand führen!



Sicherheitshinweise

- **Lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme vollständig und beachten Sie die Sicherheitshinweise.**
- Bewahren Sie die Betriebsanleitung für alle zugänglich auf.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise, Richtlinien, Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften.
- Stellen Sie das Gerät frei auf einer ebenen, stabilen, sauberen, rutschfesten, trockenen und feuerfesten Fläche auf.
- Vermeiden Sie Stöße und Schläge auf Gerät.
- Die Gerätefüße müssen sauber und unbeschädigt sein.



GEFAHR

Beachten Sie beim Einsatz des Laborlifts die mögliche Gefahr von Handverletzungen.

- Stellen Sie ein einzelnes Laborgerät bzw. -gefäß immer in der Mitte, mehrere Geräte bzw. Gefäße dagegen gleichmäßig über die verwendete Arbeitsplatte verteilt ab.



WARNUNG

Niemals mehr als das zulässige Gewicht auf die Hebebühne stellen. Die max. Tragfähigkeit ist im Abschnitt "**Technische Daten**" angegeben.

- Achten Sie beim Anheben und Absenken des Laborlifts aufmerksam auf das Gerät oder Gefäß auf der Arbeitsplatte.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

• Verwendung

Die Hebebühne dient zum Anheben und Tragen von Laborgeräten bzw. -gefäßen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Tischgerät

• Verwendungsgebiet (nur Innenbereich)

- Laboratorien
- Apotheken
- Schulen
- Universitäten

Das Gerät ist für den Gebrauch in allen Bereichen, mit Ausnahme von Industriebereichen, geeignet.

Für die Sicherheit des Benutzers kann nicht garantiert werden, wenn das Gerät unsachgemäß oder entgegen der Vorschriften des Herstellers verwendet wird.

Auspacken

• Auspacken

- Packen Sie das Gerät vorsichtig aus
- Nehmen Sie bei Beschädigungen sofort den Tatbestand auf (Post, Bahn oder Spedition).


• Lieferumfang

- IKA® LABLIFT m
- eine Betriebsanleitung
- eine Garantiekarte
- eine Unbedenklichkeitsbescheinigung.

Wissenswertes

IKA® LABLIFT m ist zum Anheben und Tragen kleinerer Laborgeräte und -gefäße geeignet. Das max. Hebegewicht kann bis zu 7 kg erreichen (**Max. dynamische Last**), das Tragengewicht bis zu 25 kg (**Max. statische Last**). Die Arbeitshöhe der Hebebühne ist im Bereich von 70 mm bis 300 mm einstellbar.

Das ergonomisch geformte Handrad ermöglicht die einfache und bequeme Bedienung. Ein selbstschmierendes Lager vermindert weitgehend mechanische Reibung. Zusätzliche Federn sorgen dafür, dass der Benutzer auch größere Lasten leicht und ruckfrei - besonders auch in der untersten Stellung - heben und absenken kann.

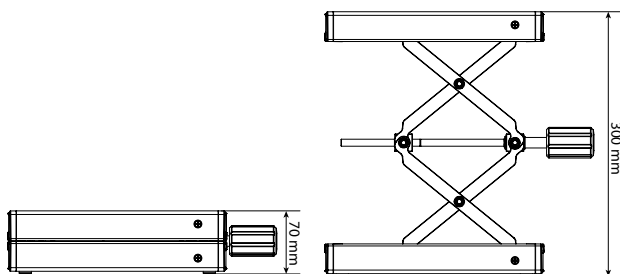

Inbetriebnahme

Den IKA® LABLIFT m stabil auf der Arbeitsfläche aufstellen. Durch Drehen des Handrades im bzw. gegen den Uhrzeigersinn wird die Arbeitsplatte des Gerätes entsprechend nach oben bzw. nach unten bewegt.

Beachten Sie die zulässige "**Max. dynamische Last**" und "**Max. statische Last**", die im Abschnitt "**Technische Daten**" aufgeführt sind.

Wartung und Reinigung

Das Gerät arbeitet wartungsfrei. Es unterliegt lediglich der natürlichen Alterung der Bauteile und deren statistischer Ausfallrate.

Reinigung

Reinigen Sie **IKA®**-Geräte nur mit von **IKA®** freigegebenen Reinigungsmitteln.

Verschmutzung

Farbstoffe

Baustoffe

Kosmetika

Nahrungsmittel

Brennstoffe

Reinigungsmittel

Isopropanol

Tensidhaltiges Wasser/Isopropanol

Tensidhaltiges Wasser/Isopropanol

Tensidhaltiges Wasser

Tensidhaltiges Wasser

Bei nicht genannten Stoffen fragen Sie bitte bei unserem Anwendungstechnischen Labor nach.

Tragen Sie zum Reinigen des Gerätes Schutzhandschuhe.

Bevor eine andere als die vom Hersteller empfohlene Reinigungs- oder Dekontaminierungsmethode angewandt wird, hat sich der Benutzer beim Hersteller zu vergewissern, dass die vorgesehene Methode das Gerät nicht zerstört.

Ersatzteilbestellung

Bei Ersatzteilbestellungen geben Sie bitte Folgendes an:

- Gerätetyp
- Fabrikationsnummer des Gerätes, siehe Typenschild
- Positionsnummer und Bezeichnung des Ersatzteiles, siehe www.ika.com

Reparaturfall

Bitte senden Sie nur Geräte zur Reparatur ein, die gereinigt und frei von gesundheitsgefährdenden Stoffen sind.

Fordern Sie hierzu das Formular "**Unbedenklichkeitsbescheinigung**" bei **IKA®** an, oder verwenden Sie den download Ausdruck des Formulars auf der **IKA®** Website www.ika.com.

Senden Sie im Reparaturfall das Gerät in der Originalverpackung zurück. Lagerverpackungen sind für den Rückversand nicht ausreichend. Verwenden Sie zusätzlich eine geeignete Transportverpackung.

Gewährleistung

Entsprechend den **IKA®**-Verkaufs- und Lieferbedingungen beträgt die Gewährleistungszeit 24 Monate. Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Sie können aber auch das Gerät unter Beifügung der Lieferrechnung und Nennung der Reklamationsgründe direkt an unser Werk senden. Frachtkosten gehen zu Ihren Lasten.

Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Verschleißteile und gilt nicht für Fehler, die auf unsachgemäße Handhabung und unzureichende Pflege und Wartung, entgegen den Anweisungen in dieser Betriebsanleitung, zurückzuführen sind.

Technische Daten

Abmessungen der Arbeitsplatte	mm	170 x 230
Höhenbereich	mm	70 bis 300
Max. dynamische Last	kg	7
Max. statische Last	kg	25
Material der Arbeitsplatte		Aluminum
Abmessungen (B x T x H) (bei Versand)	mm	200 x 310 x 70
Gewicht	kg	3,7
Angewandte Norm		DIN 12897

Technische Änderung vorbehalten!

Contents

	Page
Explanation of symbols	6
Safety instructions	6
Correct use	7
Unpacking	7
Useful information	7
Commissioning	7
Maintenance and cleaning	8
Warranty	8
Technical data	8

Explanation of symbols



General hazard



This symbol identifies information **that is of vital importance for safeguarding your health and safety**. Disregarding this information can lead to health impairment and injuries.



This symbol identifies information **that is of importance for the technically correct functioning of the system**. Disregarding this information can result in damage to the instrument or to system components.



This symbol indicates information **which is important for ensuring that the operations of the instrument are performed efficiently and for using the instrument**. Failure to observe this information can result in inaccurate results.



Danger - Risk of hand injury.



Safety instructions

- **Read the operating instructions in full before starting up and follow the safety instructions.**
- Keep the operating instructions in a place where they can be accessed by everyone.
- Follow the safety instructions, guidelines, occupational health, safety and accident prevention regulations.
- Set up the lab lift in a spacious area on an even, stable, clean, non-slip, dry and fireproof surface.
- Protect the instrument from bumps and impacts.
- The feet of the appliance must be clean and undamaged.
- Position one laboratory device or vessel in the centre and several devices or vessels evenly on the working plate in use.



Never put overweight load on the lift, see section "**Technical data**" for the maximum load.

- Pay attention to the device or vessel on the working plate when increase or decrease the height of the lab lift.



Pay attention to hand injury when operate the lab lift.

Correct use

• Use

For raising / supporting laboratory devices or vessels.

Intended use: Tabletop device.

• Range of use

- Laboratories
- Pharmacies
- Schools
- Universities

This instrument is suitable for use in all areas except industry areas.

The safety of the user cannot be guaranteed if the instrument is operated improperly or contrary to the manufacturer's specifications.

Unpacking

• Unpacking

- Please unpack the device carefully
- In the case of any damage a fact report must be sent immediately (post, rail or forwarder).


• Delivery scope

- IKA® LABLIFT m
- An operation instructions
- A warranty card
- A decontamination clearance certificate.

Useful information

IKA® LABLIFT m is suitable for raising and supporting small laboratory devices or vessels. The maximum raising weight can reach up to 7 kg (**Max. dynamic load**) and supporting weight up to 25 kg (**Max. static load**). The working height can reach from 70 mm to 300 mm.

The handy shape handwheel ensure the operation easily and comfortably. The self-lubricating bearing reduces the friction largely. The auxiliary springs ensure the user could raise large load easily and smoothly especially in the lowest position.

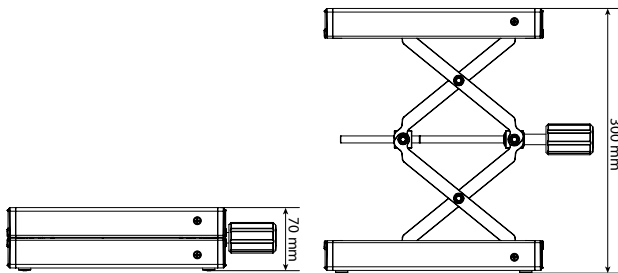

Commissioning

Place the IKA® LABLIFT m on working table firmly. Turn the handwheel in clockwise and counterclockwise direction, the working plate of the device goes up and down accordingly.

Observe the "**Max. dynamic load**" and "**Max. static load**" listed under "**Technical data**".

Maintenance and cleaning

The device is maintenance-free. It is only subject to the natural wear and tear of components and their statistical failure rate.

Cleaning

Only use cleansing agents which have been recommended by **IKA®**.

Dirt

Dye

Construction material

Cosmetics

Foodstuffs

Fuel

Cleaning agent

isopropyl alcohol

water containing tenside /

isopropyl alcohol

water containing tenside /

isopropyl alcohol

water containing tenside

water containing tenside

For materials which are not listed, please request information from **IKA®** application support.

Wear protective gloves during cleaning the instruments.

Before using another than the recommended method for cleaning or decontamination, the user must ascertain with **IKA®** that this method does not destroy the instrument.

Spare parts order

When ordering spare parts, please give:

- machine type
- manufacturing number, see type plate
- item and designation of the spare part, see **www.ika.com**, spare parts diagram and spare parts list.

Repair

Please send in instrument for repair only after it has been cleaned and is free from any materials which may constitute a health hazard.

For this you should request the "Decontamination Clearance Certificate" from **IKA®**, or use the download printout of it from the **IKA®** website **www.ika.com**.

If you require servicing, return the instrument in its original packaging. Storage packaging is not sufficient. Please also use suitable transport packaging.

Warranty

In accordance with **IKA®** warranty conditions, the warranty period is 24 months. For claims under the warranty please contact your local dealer. You may also send the machine direct to our works, enclosing the delivery invoice and giving reasons for the claim. You will be liable for freight costs.

The warranty does not cover wearing parts, nor does it apply to faults resulting from improper use or insufficient care and maintenance contrary to the instructions in this operating manual.

Technical data

Working plate dimensions	mm	170 x 230
Lifting range	mm	70 to 300
Max. dynamic load	kg	7
Max. static load	kg	25
Working plate material		Aluminum
Dimensions (W x D x H) (delivery status)	mm	200 x 310 x 70
Weight	kg	3,7
Applied standard		DIN 12897

Subject to technical changes!

Sommaire

	Page
Explication des symboles	9
Consignes de sécurité	9
Utilisation conforme	10
Déballage	10
Informations utiles	10
Mise en service	10
Maintenance et nettoyage	11
Garantie	11
Caractéristiques techniques	11

Explication des symboles



Remarque générale sur un danger



Le présent symbole signale des informations **cruciales pour la sécurité de votre santé**. Leur non-respect peut provoquer des problèmes de santé ou des blessures.



Le présent symbole signale des informations importantes **pour le bon fonctionnement technique de l'appareil**. Le non-respect de ces indications peut endommager de l'appareil.



Le présent symbole signale des informations **importantes pour le bon fonctionnement de l'appareil et pour sa manipulation**. Le non-respect peut avoir pour conséquence des résultats de mesure imprécis.



Danger - Risque de blessure aux mains.

Consignes de sécurité

- **Lisez entièrement le mode d'emploi avant la mise en service et observez les consignes de sécurité.**
- Conservez le mode d'emploi de manière à ce qu'il soit accessible à tous.
- Veillez à ce que seul un personnel formé travaille avec l'appareil.
- Respectez les consignes de sécurité, les directives, ainsi que les mesures de prévention des accidents.
- Évitez les chocs et les coups sur l'appareil.
- Les pieds de l'appareil doivent être propres et ne pas être abîmés.
- Placez un dispositif ou un récipient de laboratoire au centre ou plusieurs dispositifs ou récipients bien répartis sur le plateau utilisé.



Ne surchargez jamais le support, voir chapitre «**Caractéristiques techniques**» pour connaître la charge maximale.

- Attention au dispositif ou récipient sur le plateau lorsque vous montez ou abaissez le support élévateur.



Attention au risque de blessure aux mains pendant l'utilisation du support élévateur.

Utilisation conforme

• Utilisation

Sert à lever / soutenir les dispositifs ou récipients de laboratoire.

Mode de fonctionnement: Appareil de table.

• Champ d'application

- Laboratoires
- Pharmacies
- Écoles
- Universités

Cet instrument peut être utilisé dans tous les secteurs, sauf le secteur industriel.

La sécurité de l'utilisateur ne peut être garantie si l'instrument est mal utilisé ou si les instructions du fabricant ne sont pas respectées.

Déballage

• Déballage

- Déballez l'appareil avec précaution
- En cas de dommages, établissez immédiatement un constat correspondant (poste, chemin de fer ou transporteur).


• Contenu de la livraison

- IKA® LABLIFT m
- Mode d'emploi
- Carte de garantie
- Certificat de régularité.

Informations utiles

Les supports élévateurs IKA® LABLIFT m sont conçus pour lever et soutenir les petits dispositifs et récipients de laboratoire. Le poids maximum pour le levage est de 7 kg (**Charge dynamique maxi**) et de 25 kg (**Charge statique maxi**) en support. La hauteur de travail peut aller de 70 mm à 300 mm.

La molette ergonomique permet une commande facile et confortable. Le palier auto-lubrifiant réduit sensiblement les frottements. Les ressorts auxiliaires assurent à l'utilisateur de pouvoir lever une grande charge facilement et sans encombre, en particulier dans la position la plus basse.

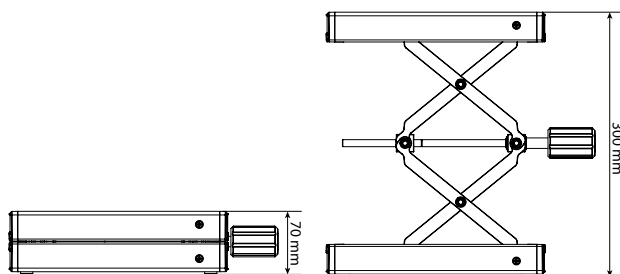

Mise en service

Placez le support élévateur IKA® LABLIFT m sur le plateau de travail de manière stable. Tournez la molette dans le sens horaire ou antihoraire pour faire monter ou descendre le plateau.

Respectez les «**Charge dynamique maxi**» et «**Charge statique maxi**» listées sous "**Caractéristiques techniques**".

Maintenance et nettoyage

L'appareil ne nécessite pas d'entretien. Il est simplement soumis au vieillissement naturel des pièces et à leur taux de défaillances statistique.

Nettoyage

Ne nettoyez les appareils qu'avec les produits de nettoyage autorisés par **IKA®**.

Impureté

Colorants

Matériaux de Construction

Cosmétiques

Aliments

Combustibles

Produit de nettoyage

Isopropanol

Eau tensioactive / Isopropanol

Eau tensioactive / Isopropanol

Eau tensioactive

Eau tensioactive

Pour les substances non mentionnées, veuillez vous adresser à notre laboratoire d'applications techniques.

Portez des gants de protection pour nettoyer l'appareil.

Avant d'employer une méthode de nettoyage et de décontamination autre que celle conseillée par le fabricant, l'utilisateur doit s'assurer auprès du fabricant que la méthode prévue n'est pas destructive pour l'appareil.

Commande de pièces de rechange

Lors de commandes de pièces de rechange, veuillez fournir les indications suivantes:

- type d'appareil

- numéro de fabrication de l'appareil, voir la plaque signalétique

- référence et désignation de la pièce de rechange, voir sur **www.ika.com**

- Version logicielle.

Réparation

N'envoyez pour réparation que des appareils nettoyés et exempts de substances dangereuses pour la santé.

Pour cela, demandez le formulaire "**Certificat d'innocuité**" auprès d'**IKA®**, ou téléchargez le formulaire sur le site web d'**IKA®** **www.ika.com**.

Si une réparation est nécessaire, expédiez l'appareil dans son emballage d'origine. Les emballages de stockage ne sont pas suffisants pour les réexpéditions. Utilisez en plus un emballage de transport adapté.

Garantie

En conformité avec les conditions de vente et de livraison d'**IKA®**, la garantie sur cet appareil est de 24 mois. En cas de problème entrant dans le cadre de la garantie, veuillez contacter votre revendeur spécialisé. Mais vous pouvez également envoyer directement l'appareil accompagné du bon de livraison et un descriptif de votre réclamation à notre usine. Les frais de transport restent alors à votre charge.

La garantie ne s'étend pas aux pièces d'usure et n'est pas valable en cas de défauts dus à une utilisation non conforme et un soin et un entretien insuffisants, allant à l'encontre des recommandations du présent mode d'emploi.

Caractéristiques techniques

Dimensions du plateau	mm	170 x 230
Plage de levage	mm	70 à 300
Charge dynamique maxi	Kg	7
Charge statique maxi	Kg	25
Matériau du plateau		aluminium
Dimensions (l x p x h) (état à la livraison)	mm	200 x 310 x 70
Poids	kg	3,7
Norme appliquée		DIN 12897

Toutes modifications techniques réservées!

Содержание

	Страница
Условные обозначения	12
Инструкция по безопасности	12
Использование по назначению	13
Снятие упаковки	13
Полезная информация	13
Ввод в эксплуатацию	13
Техническое обслуживание	14
Гарантия	14
Технические данные	14

Условные обозначения



Общее обозначение опасности



ОПАСНО

Этим символом отмечена информация, **имеющая первостепенное значение для охраны вашего здоровья**. Пренебрежение этой информацией может нанести ущерб здоровью и привести к травме.



ВНИМАНИЕ

Этим символом отмечена информация, **имеющая значение для нормального технического функционирования устройства**. Пренебрежение этой информацией может привести к повреждению устройства.



ОСТОРОЖНО

Этим символом отмечена информация, **имеющая значение для бесперебойной работы устройства и надлежащего обращения с ним**. Пренебрежение этой информацией может привести к получению неточных результатов.



ОПАСНО

ОПАСНО - Опасность травмы руки.

Инструкция по безопасности

- **Перед началом эксплуатации внимательно прочтите руководство до конца и соблюдайте требования инструкции по безопасности.**
- Храните руководство в доступном месте.
- К работе с оборудованием допускается только обученный персонал.
- Соблюдайте все инструкции по безопасности, правила и требования производственной гигиены и безопасности, применяемые на рабочем месте.
- Не допускайте ударов устройства или принадлежностей.
- Ножки прибора должны быть чистыми и не должны иметь повреждений.
- Размещайте лабораторное устройство или сосуд в центре и несколько устройств или сосудов равномерно на используемой рабочей поверхности.



ВНИМАНИЕ

Запрещается размещать избыточный груз на подъемном столе; значения максимальной нагрузки см. в разделе «**Технические данные**».

- При увеличении или уменьшении высоты лабораторного подъемного стола обращайтесь внимание на устройство или сосуд, находящиеся на рабочей поверхности.



ОПАСНО

Следите за тем, чтобы не травмировать руки при работе с лабораторным подъемным столом.

Использование по назначению

• Применение

Для подъема/поддержки лабораторных устройств или сосудов.

Способ эксплуатации: настольный прибор.

• Область применения

- Лаборатории
- Учебные заведения
- Аптеки
- Университеты

Этот инструмент подходит для использования во всех областях, за исключением промышленных.

Безопасность пользователя не гарантируется в случае, если инструмент эксплуатируется неправильно или с нарушением производственных спецификаций.

Снятие упаковки

• Снятие упаковки

- Аккуратно снимите упаковку
- При наличии транспортных повреждений необходимо оповестить об их обнаружении в день снятия упаковки. В некоторых случаях требуется оповестить перевозчика (почту или транспортную компанию) для проведения расследования.


• Комплект поставки

- IKA® LABLIFT m
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Свидетельство о безопасности.

Полезная информация

ИКА® LABLIFT m подходит для подъема и поддержки небольших лабораторных устройств или сосудов. Максимальный подъемный вес составляет не более 7 кг (**Макс. динамическая нагрузка**), а поддерживаемый вес — не более 25 кг (**Макс. статическая нагрузка**). Рабочая высота может достигать 70—300 мм.

Маховичок удобной формы обеспечивает легкую и удобную работу. Самосмазывающийся подшипник существенно снижает трение. С помощью дополнительных пружин пользователь может легко и плавно поднимать значительный груз, особенно в нижнем положении.

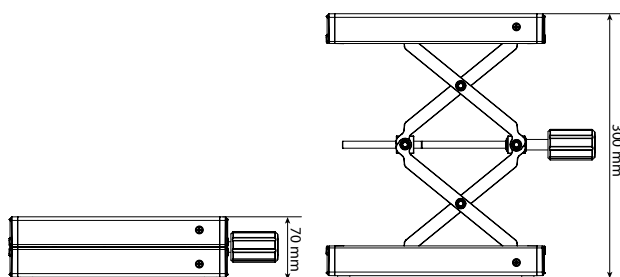

Ввод в эксплуатацию

Прочно установите IKA® LABLIFT m на рабочий стол. Поверните маховичок по часовой стрелке и против часовой стрелки, чтобы поднять и опустить рабочую поверхность устройства соответственно.

Соблюдайте значения «**Макс. динамической нагрузки**» и «**Макс. статической нагрузки**», перечисленные в разделе «**Технические данные**».

Техническое обслуживание

Устройство не требует технического обслуживания. Оно подвержено лишь естественному старению деталей и их отказу со статистически закономерной частотой.

Чистка

Для чистки оборудования используйте чистящие средства, одобренные **ИКА®**.

Загрязнение

Красок

Строительных материалов

Косметики

Пищевых продуктов

Топлива

Чистящее средство

изопропиловый спирт

вода с ПАВ /

изопропиловый спирт

вода с ПАВ /

изопропиловый спирт

вода с ПАВ

вода с ПАВ

Для удаления неуказанных материалов запрашивайте дополнительную информацию у производителя.

При чистке оборудования используйте защитные перчатки.

Для удаления нерекондованных материалов запрашивайте дополнительную информацию у компании **ИКА®**.

Заказ запасных частей

При заказе запасных частей указывайте:

- Тип устройства

- Серийный номер машины (см. шильдик)

- Номер детали и описание детали по каталогу (см.

www.ika.com)

- Версия программного обеспечения.

Ремонт

Присылайте оборудование для ремонта только после его тщательно очистки и при отсутствии материалов, представляющих угрозу здоровью.

Для этого запросите форму «Свидетельство о безопасности» в компании **ИКА®** или загрузите ее сами с сайта **ИКА® www.ika.com** и распечатайте.

Пожалуйста, используйте для пересылки оригинальную упаковку. Упаковка для хранения недостаточна для транспортировки. Используйте упаковку подходящую для транспортировки.

Гарантия

В соответствии с условиями гарантии **ИКА®** срок гарантии составляет 24 месяца. Обращения по гарантии направляйте региональным дилерам. Вы также можете отправить машину непосредственно на наше предприятие с доставочными документами и описанием причин жалобы. Транспортные расходы оплачиваются потребителем.

Гарантия не распространяется на изношенные детали, неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией, отсутствием надлежащего ухода и технического обслуживания в соответствии с данным руководством.

Технические данные

Размеры рабочей поверхности	mm	170 x 230
Диапазон подъема	mm	70 до 300
Макс. динамическая нагрузка	kg	7
Макс. статическая нагрузка	kg	25
Материал рабочей поверхности		Алюминий
Размеры (Ш x Г x В) (статус поставки)	mm	200 x 310 x 70
Вес	kg	3,7
Прикладная стандартных		DIN 12897

Производитель оставляет за собой право на изменения без предварительного уведомления!

IKA

designed for scientists

IKA-Werke GmbH & Co. KG

Janke & Kunkel-Straße 10, 79219 Staufen, Germany

Phone: +49 7633 831-0, Fax: +49 7633 831-98

eMail: sales@ika.de

USA

IKA Works, Inc.

Phone: +1 910 452-7059

eMail: usa@ika.net

KOREA

IKA Korea Ltd.

Phone: +82 2 2136 6800

eMail: sales-lab@ika.kr

BRAZIL

IKA Brazil

Phone: +55 19 3772 9600

eMail: sales@ika.net.br

MALAYSIA

IKA Works (Asia) Sdn Bhd

Phone: +60 3 6099-5666

eMail: sales.lab@ika.my

CHINA

IKA Works Guangzhou

Phone: +86 20 8222 6771

eMail: info@ika.cn

POLAND

IKA Poland Sp. z o.o.

Phone: +48 22 201 99 79

eMail: sales.poland@ika.com

JAPAN

IKA Japan K.K.

Phone: +81 6 6730 6781

eMail: info_japan@ika.ne.jp

INDIA

IKA India Private Limited

Phone: +91 80 26253 900

eMail: info@ika.in

UNITED KINGDOM

IKA England LTD.

Phone: +44 1865 986 162

eMail: sales.english@ika.com

VIETNAM

IKA Vietnam Company Limited

Phone: +84 28 38202142

eMail: sales.lab-vietnam@ika.com

Discover and order the fascinating products of IKA online:

www.ika.com



IKAworldwide



IKAworldwide /// #lookattheblue



@IKAworldwide
