

IKA









designed for scientists

EUROSTAR 100 P4 control



Instrucciones de manejo

ES

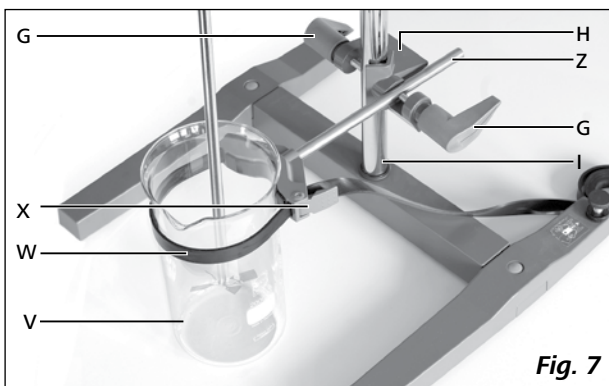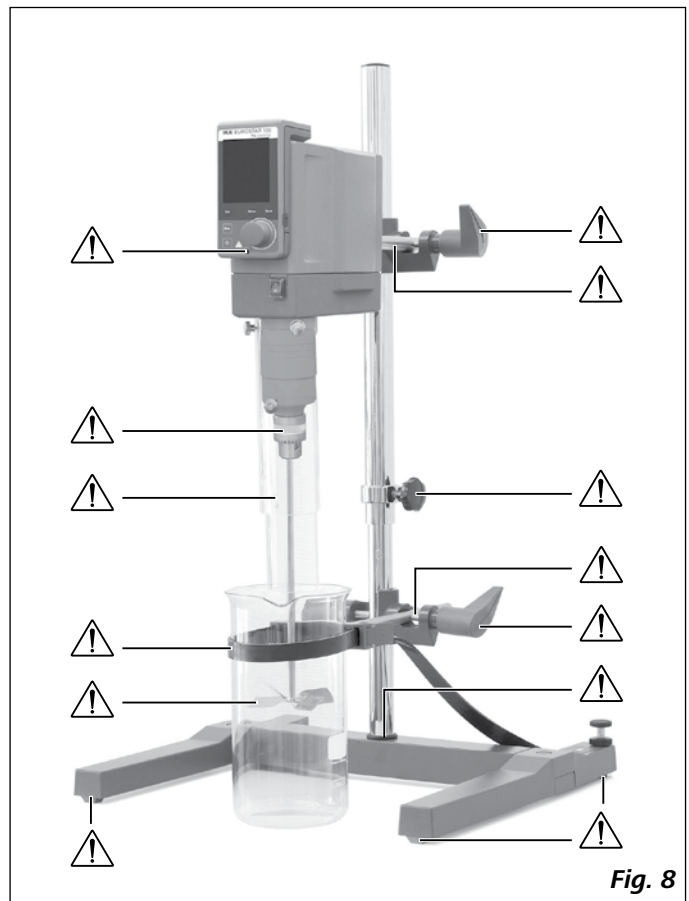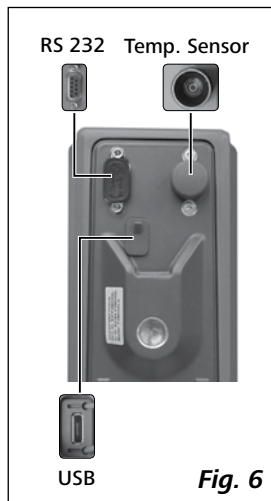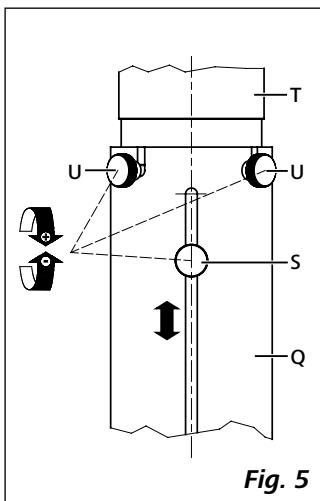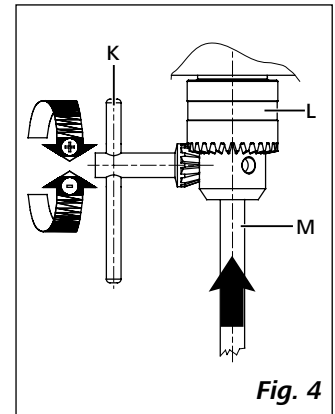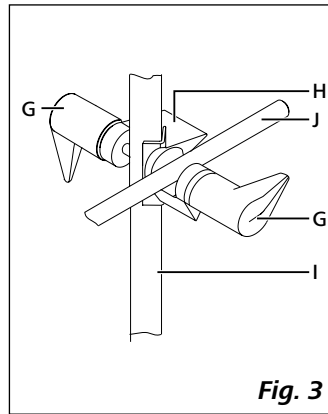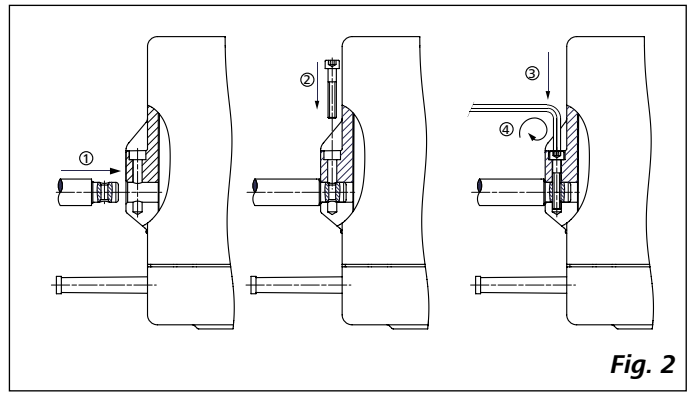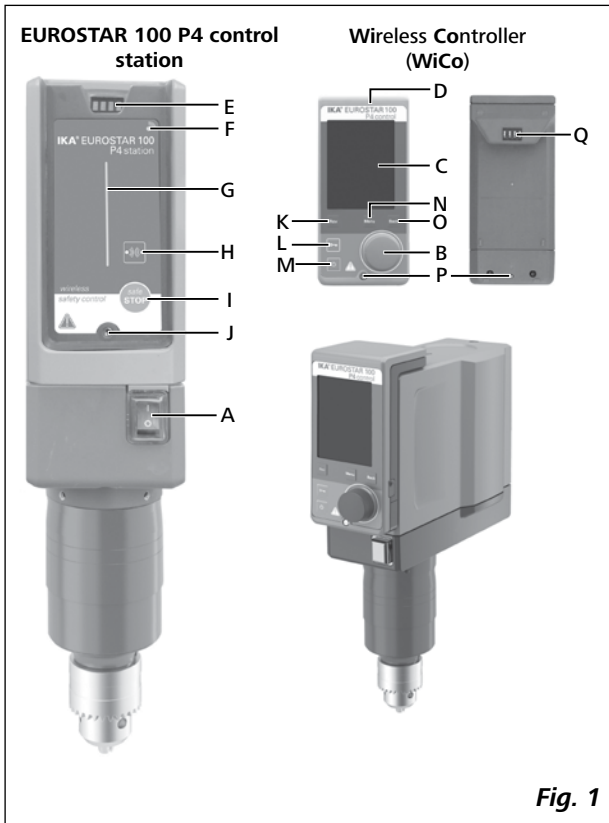

Índice

	Página		Página
Declaración de conformidad	3	Fijación	7
Declaración del marcado	3	Encendido del equipo	8
Indicaciones de seguridad	3	Informaciones importantes	9
Uso previsto	5	WiCo	9
Desembalaje	6	Interfaces y salidas	16
Accionamiento	6	Mantenimiento y limpieza	18
Protección del motor	6	Códigos de error	19
Velocidad - Modo normal	6	Garantía	19
Velocidad - Modo con sobrecarga	6	Accesorios	19
Eje de salida	7	Utiles agitadores IKA ® admisibles	19
Indicador de velocidad	7	Datos técnicos	20
Puesta en servicio	7		

Declaración de conformidad

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto es conforme con las disposiciones de las Directivas 2014/35/UE, 2006/42/CE, 2014/30/UE y 2011/65/UE, así como con las siguientes normas y documentos normativos: EN 61010-1, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 y EN ISO 12100.

Módulo Bluetooth®:

Directiva: 1999/5/CE

Normas: EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17 EN 60950-1

Declaración del marcado



PELIGRO

Situación (extremadamente) peligrosa en la que la no observación de las advertencias de seguridad puede provocar la muerte o una lesión grave.



ADVERTENCIA

Situación peligrosa en la que la no observación de las advertencias de seguridad puede provocar la muerte o una lesión grave.



PRECAUCIÓN

Situación peligrosa en la que la no observación de las advertencias de seguridad puede provocar una lesión leve.



AVISO

Alude, por ejemplo, a acciones que pueden provocar daños materiales.

Indicaciones de seguridad

- **Lea completamente este manual de instrucciones antes de usar el aparato y observe las indicaciones de seguridad.**
- Guarde este manual de instrucciones en un lugar accesible para todos.
- Asegúrese de que sólo personal cualificado utilice el aparato.
- Observe las advertencias de seguridad, las directivas y las normas de seguridad industrial y prevención de accidentes.
- La posibilidad de combinar de forma prácticamente ilimitada el producto, el útil empleado, el recipiente de agitación, el montaje experimental y el fluido no permite garantizar la seguridad del usuario atendiendo únicamente a las condiciones constructivas del producto, por lo que es posible que el usuario deba adoptar otras medidas de seguridad preventivas. Por ejemplo, el desequilibrio, el aumento excesivamente rápido de la velocidad o la distancia demasiado reducida del útil agitador con respecto al recipiente de agitación, pueden dañar o romper los aparatos de vidrio u otros recipientes de agitación mecánicamente sensibles. El usuario puede sufrir lesiones graves por la rotura del vidrio o la posterior rotación libre del útil agitador.
- Si el material calentado no se mezcla lo suficiente o se selecciona una velocidad demasiado alta, con el consiguiente aumento de la entrada de energía, pueden desencadenarse reacciones descontroladas. En caso de este tipo de peligro elevado durante el funcionamiento, el usuario debe adoptar otras precauciones de seguridad apropiadas (p. ej. protección contra astillas). Independientemente de ello, **IKA**® recomienda a los usuarios que procesen los materiales críticos o peligrosos y protejan el montaje experimental mediante medidas apropiadas. Para ello, por ejemplo, se pueden adoptar medidas retardadoras de la explosión y la combustión o también utilizar equipos de supervisión superiores. Además, es necesario asegurarse de que el interruptor de **APAGADO** del aparato **IKA**® esté fácilmente accesible de inmediato y sin riesgo.



AVISO

Si el acceso no se puede garantizar en todos los casos mediante el interruptor principal, es preciso incorporar en la zona de trabajo un interruptor adicional de **APAGADO DE EMERGENCIA** al que se pueda acceder fácilmente.

- Procese solamente fluidos en los que la energía generada por el procesamiento no sea peligrosa. Esto también aplica a otras entradas de energía, como por ejemplo la radiación incidente de luz.
- No utilice el aparato en atmósferas explosivas, con sustancias peligrosas o bajo el agua.
- Procese los materiales que pueden causar enfermedades únicamente en recipientes cerrados y debajo de una campana extractora adecuada. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con **IKA®**.
- El aparato no está diseñado para un funcionamiento manual
- El alto par de giro desarrollado por el **EUROSTAR** exige un especial cuidado en la elección del soporte y la protección contra torsión del recipiente de agitación.
- Coloque el soporte sin sujeción sobre una superficie plana, estable, limpia, no resbaladiza, seca e ignífuga.
- Asegúrese de que el útil agitador se fije firmemente en el mandril de sujeción.

PELIGRO Retire la llave del mandril de sujeción antes de encender el aparato.

- Utilice un dispositivo de protección para el eje agitador.
- Fije bien el recipiente de agitación. Compruebe que existe una estabilidad adecuada.

PRECAUCIÓN Preste atención a los puntos de peligro que se muestran en la **Fig. 8**.

- Proteja el equipo y sus accesorios contra golpes e impactos.
- Antes de utilizar el aparato y sus accesorios, asegúrese de que no estén dañados. No utilice componentes dañados.
- Sólo si se utilizan los accesorios que se describen en el Capítulo "**Accesorios**", se garantiza un funcionamiento seguro.
- Antes de cambiar el útil agitador y de montar los accesorios permitidos, verifique que el interruptor principal del aparato esté en la posición **OFF** o que el aparato esté desenchufado.
- Para desconectar el aparato de la red de alimentación sólo hay que sacar el cable de alimentación de la toma de corriente.
- La toma de corriente para el cable de alimentación debe estar fácilmente accesible.
- La toma de corriente utilizada debe disponer de una toma de tierra (conductor protector).
- La tensión especificada en la placa de características debe coincidir con la tensión de la red.
- No sobrepase la velocidad permitida del útil agitador utilizado. No ajuste en ningún caso una velocidad superior.
- Antes de poner en marcha el aparato, ajuste la velocidad mínima, pues el aparato siempre comienza funcionando a la última velocidad ajustada. Aumente la velocidad lentamente.
- Durante el ajuste de la velocidad observe si el útil agitador presenta desequilibrios y si salpica el fluido que se está agitando.

ADVERTENCIA En ningún caso utilice el aparato con el útil agitador girando libremente. Asegúrese de que partes del cuerpo, pelo, joyas o ropa no se enganchen en las partes giratorias del aparato.

PRECAUCIÓN Use su equipo de protección individual de acuerdo con la clase de peligro del fluido que vaya a procesar. De lo contrario, se corre el riesgo de:

- Salpicaduras de líquidos
- Proyección de piezas
- Atrapamiento de partes del cuerpo, pelo, ropa y joyas.

AVISO Preste atención a los riesgos derivados de:

- Materiales inflamables
- Rotura de vidrio causada por la energía de la agitación mecánica.

AVISO Reduzca la velocidad si:

- el fluido salpica del recipiente debido a la velocidad demasiado alta
- el aparato marcha irregularmente
- el aparato o toda la estructura comienza a desviarse debido a las fuerzas dinámicas
- se produce un fallo.

PELIGRO **No toque las partes giratorias durante el funcionamiento!**

- Entre el fluido y el eje de salida se pueden producir procesos electrostáticos, lo que puede resultar peligroso.
- Si se produce un corte en el suministro eléctrico o una interrupción mecánica durante un proceso de dispersión, al restablecerse el funcionamiento normal el equipo no se pone en marcha de forma automática.
- Durante el funcionamiento debe tenerse en cuenta que las superficies del motor (aletas de refrigeración) y, sobre todo, los puntos de apoyo, pueden desarrollar una temperatura muy alta.
- No cubra nunca las rejillas de ventilación ni las aletas de refrigeración del motor o de la unidad de accionamiento.
- Asegúrese de que el soporte no se desvíe.
- Evite golpes e impactos en la parte inferior del extremo del eje o en el mandril de sujeción. Los daños pequeños, no detectables, pueden causar desequilibrio y marcha descentrada del eje.
- Desequilibrios del eje de salida, del mandril de sujeción y, en particular, de los útiles agitadores pueden producir un comportamiento incontrolado de resonancia del aparato y de toda la estructura. En este caso, las piezas de vidrio del equipo, así como los recipientes de agitación pueden dañarse o romperse. Esto, y el útil agitador girando, puede lesionar al usuario. En este caso, cambie el útil agitador por un útil sin desequilibrio o elimine la causa del desequilibrio. Si todavía hay desequilibrio o ruidos extraños devuelva el aparato al distribuidor o al fabricante para su reparación, acompañado de una descripción del fallo.
- Si el funcionamiento con sobrecarga se prolonga demasiado o la temperatura ambiente es demasiado alta, el aparato se desconecta de forma permanente.
- En caso de reparación, el aparato sólo puede ser abierto por técnicos especializados. Desenchufe el aparato antes de abrirlo. Las partes bajo tensión en el interior del aparato pueden seguir bajo tensión un tiempo prolongado tras desenchufar el aparato.

AVISO Las cubiertas o partes que se pueden quitar sin herramientas, se deben colocar de nuevo en el aparato para su funcionamiento seguro con el fin de evitar, por ejemplo, que penetren cuerpos extraños, líquidos, etc.

AVISO Si durante el servicio el **acumulador RB 1** se descarga por completo, el aparato sigue en funcionamiento o se queda desconectado en función de los valores ajustados para el agotamiento del tiempo de espera y para la velocidad de seguridad. Si el aparato está configurado para seguir funcionando después de agotarse la batería del **WiCo**, la estación sólo puede desconectarse a través de la tecla "**safe STOP**" o del interruptor de apagado.




AVISO

Siga las advertencias de seguridad siguientes durante el manejo del acumulador (battery pack) RB 1:



- Almacene el acumulador siempre fuera del alcance de los niños.
- Guarde el acumulador en un lugar fresco y seco.
- No arroje el acumulador al fuego ni lo exponga a la luz directa del sol, ni tampoco a temperaturas elevadas por encima de 60 °C, pues esto lo destruirá y lo dejará inutilizable. Una temperatura superior a 100 °C puede dar lugar a una explosión.
- No arroje nunca el acumulador al agua ni lo coloque en ambientes donde exista una alta concentración de humedad. El agua puede provocar un cortocircuito y, en consecuencia, dar lugar a una explosión.
- No deforme, aplaste ni dañe en modo alguno el acumulador, pues esto puede provocar un derrame del líquido de la batería y dar lugar a una explosión.
- Si no está utilizando el acumulador, manténgalo lejos de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos de metal pequeños, pues podrían ocasionar un puenteado de los contactos. Un cortocircuito puede provocar una explosión.
- El estallido de un acumulador puede liberar el líquido de la batería y ocasionar un incendio.
- El acumulador de litio-polímero sólo puede utilizarse y cargarse en los productos **IKA®** previstos a tal fin.
- Al colocar el acumulador asegúrese de que éste puede acoplarse de forma suave y sin resistencia. No utilice la fuerza.
- Si va a tenerlo extraído durante mucho tiempo, coloque el acumulador en una bolsa de plástico cerrable, pues así evitará cortocircuitos debido a la presencia de humedad o de contactos metálicos.
- El intervalo de temperatura de funcionamiento del acumulador se encuentra entre 0 °C y + 45 °C. Asegúrese de que el acumulador no muestre la capacidad completa a temperaturas inferiores a 20 °C.

- Utilice únicamente los tipos de acumuladores recargables recomendados en los datos técnicos del aparato.

 No cargue ningún acumulador que se haya derramado, presente una decoloración, esté deformado o muestre algún otro tipo de desperfecto.

Indicaciones de eliminación:

- Cuando vaya a eliminar el acumulador **IKA®** adhiera los contactos con cinta adhesiva para evitar que se produzcan cortocircuitos debido a la presencia de humedad o de contactos metálicos. Un cortocircuito puede provocar una explosión.
- No arroje los acumuladores usados a la basura doméstica; elimínelos adecuadamente según las disposiciones legales que se encuentren en vigor.

 Como usuario final está obligado por la ley a la devolución adecuada de todas las baterías y acumuladores usados;  queda prohibida la eliminación junto con la basura doméstica. Las baterías/los acumuladores que contienen sustancias nocivas se identifican con el símbolo que se muestra aquí, que indica que está prohibido eliminarlos con la basura doméstica.

- Puede llevar las baterías/los acumuladores usados (de forma totalmente gratuita) a los puntos de recogida correspondientes del municipio, o bien a cualquier lugar donde vendan baterías/acumuladores. De esta manera cumplirá las disposiciones legales y contribuirá a proteger el medio ambiente.
- La eliminación de las baterías debe realizarse conforme a las disposiciones locales y nacionales que se encuentren en vigor.

Uso previsto

• Utilización:

Para agitar y mezclar líquidos de poca hasta alta viscosidad con diferentes tipos de útiles agitadores.

Uso previsto: Equipo de deporte (mandril orientado hacia abajo).

• Ámbito de utilización (sólo en espacio interior):

- Laboratorios
- Escuelas
- Farmacias
- Universidades

• Control remoto inalámbrico:

Antes de utilizar la conexión inalámbrica entre el **WiCo** y el equipo de laboratorio compruebe si su región está incluida en la homologación inalámbrica del aparato. Si este no es el caso, el control remoto puede realizarse también a través de un cable USB.

El aparato está indicado para su uso en cualquier sector, excepto:

- Zonas residenciales
- Zonas conectadas directamente a una red de baja tensión que alimenta también zonas residenciales.

La seguridad del usuario no se puede garantizar:

- si el aparato se usa con accesorios que no han sido suministrados o recomendados por el fabricante
- si el aparato se utiliza no conforme con el uso previsto en contra de las especificaciones del fabricante
- si terceras personas realizan modificaciones al equipo o a la placa de circuitos impresos.

Desembalaje

• Desembalaje:

- Desembale el aparato con cuidado
- Si observa desperfectos, rellene de inmediato el registro correspondiente (correo, ferrocarril o empresa de transportes).


• Volumen de suministro:

- **EUROSTAR 100 P4 control** con un **WiCo**
- Brazo
- Tornillo de hexágono interior
- Llave Allen acodada
- Llave para el mandril de sujeción
- Pt 1000 sensor de temperatura
- Cubierta protectora
- Soporte de WiCo
- Fuente de alimentación OS 1.0
- Cable USB 2.0 micro A – micro B
- Cable USB 2.0 A – micro B
- Breve guía
- Tarjeta de garantía.

Fuente de alimentación OS 1.0 (para WiCo):



Adaptadores
Europa, Suiza

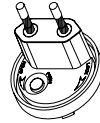

Adaptadores
Estados Unidos, China



Adaptadores
Inglaterra



Adaptadores
Australia



Accionamiento

El mando giratorio (B, véase **Fig. 1**) del **WiCo** permite ajustar la velocidad de forma continua por todo el rango de velocidades.

Protección del motor

El agitador es adecuado para el funcionamiento continuo. La corriente del motor está limitada electrónicamente. El aparato incorpora un sistema anti-bloqueo y anti-sobrecarga.

En caso de fallo, un circuito de seguridad desconecta de inmediato el motor a través de un relé en la tarjeta de potencia. Un fallo ocurre si no está garantizado el funcionamiento seguro del aparato.

Velocidad - Modo normal

Velocidad - regulada (sin variación de la velocidad):

La velocidad es controlada y regulada por microprocesador. El valor consignado se compara continuamente con el verdadero valor real y, si es necesario, se corrige. Esto garantiza una velocidad constante, incluso si cambia la viscosidad del producto que se está agitando.

Las fluctuaciones en la tensión de red, dentro del rango de tolerancia permitido, no afecta la calidad de regulación ni la constancia de la velocidad.

La velocidad se ajusta con el botón giratorio en el lado frontal (B, véase **Fig. 1**). En modo normal, la velocidad que aparece en la pantalla (C, véase **Fig. 1**) corresponde a la velocidad del eje de salida en revoluciones por minuto (rpm).

Velocidad - Modo con sobrecarga

El agitador puede doblar su potencia durante un breve período de tiempo para compensar picos de carga, como los que se pueden presentar, por ejemplo, al agregar sustancias sólidas o viscosas. En el modo de sobrecarga (p. ej. aumento de la viscosidad debido al proceso), la velocidad se reduce hasta que el par de giro del eje agitador corresponde al par de giro nominal del aparato.

La velocidad se adapta continuamente a las condiciones de funcionamiento, de manera que está garantizada la mayor aproximación posible a la velocidad de consigna ajustada.

Estado de sobrecarga 1:

El aparato está funcionando en el rango de sobrecarga si la velocidad de consigna no coincide con la verdadera velocidad real. Este estado se mantiene mientras la corriente del motor y la temperatura no sobrepasen los valores límite permitidos.

Para mostrar esto, en la pantalla parpadea el valor del par de giro. Cuando la carga regresa al rango normal, el valor del par de giro deja de parpadear.

Estado de sobrecarga 2:

Si el aparato está sometido a una carga fluctuante que es superior al doble del par de giro normal, la velocidad real del eje agitador disminuye rápidamente hasta que éste se detiene.

Mensaje en la pantalla: Código de error 4 (véase capítulo "Códigos de error").

Eje de salida

El mandril de sujeción y el eje de salida sirven para sujetar los útiles agitadores autorizados por IKA® (véase Capítulo “Útiles agitadores IKA® admisibles”).

Para un funcionamiento seguro, la tapa del eje agitador debe colocarse de nuevo en el agujero de la carcasa para que pueda cerrarse correctamente. Sólo de esa manera se garantiza una operación segura y se evita que penetren sustancias en el aparato.



Consulte al respecto la sección “Indicaciones de seguridad”!

Indicador de velocidad


La velocidad se ajusta por medio del mando giratorio de la parte frontal (B, véase Fig. 1) del WiCo.

La velocidad se muestra en revoluciones por minuto (rpm) (C, véase Fig. 1) directamente en la pantalla del WiCo.

Puesta en servicio

Instale el agitador sobre una superficie estable, plana y antideslizante. El agitador se debe fijar con un casquillo en cruz (p. ej. R 270) sobre un soporte estable (p. ej. R 2722 o R 2723). Por razones de seguridad, es necesario fijar bien el recipiente de agitación. Además, debe procurarse que el dispositivo de fijación (soporte) esté fijado de tal manera que no pueda caerse y que no comience a moverse durante el proceso de dispersión.

El montaje de los accesorios se debe realizar de acuerdo con las siguientes instrucciones de montaje (Fig. 2 a Fig. 7).

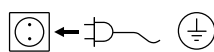

Si se cumplen estas condiciones, el aparato está listo para usar una vez enchufado.

Fijación

Fijación de la varilla agitadora en el agitador

Diagrama de montaje (véase Fig. 2)

Asegúrese de que el brazo se encuentre firmemente sujeto. Si se producen vibraciones, el tornillo puede aflojarse. Así pues, por motivos de seguridad, es conveniente comprobar de vez en cuando que el brazo esté bien fijado. En caso necesario, vuelva a apretar el tornillo Allen.

Fijación del agitador en el soporte

Diagrama de montaje (véase Fig. 3)

Sujete el manguito en cruz (H) en la columna del soporte (I). A continuación, sujete el brazo (J) del agitador en el lado del manguito libre que está abierto hacia arriba.

Una vez ajustada la posición deseada para el proceso de agitación, apriete firmemente los dos tornillos de sujeción (G). Antes de cada puesta en funcionamiento y a intervalos periódicos, asegúrese de que el agitador esté firmemente sujeto. La posición del agitador sólo puede cambiarse cuando el aparato se encuentra parado y desenchufado.

Sujeción del útil de agitación en el mandril

Diagrama de montaje (véase Fig. 4)

Introduzca el útil de agitación (M) en el mandril de sujeción (L). Apriete el mandril fuertemente con la llave de mandril (K). El útil de agitación sólo puede cambiarse cuando el aparato se encuentra parado y desenchufado.

Sujeción del dispositivo de protección del árbol de agitación

Diagrama de montaje (véase Fig. 5)

Con el fin de evitar que se produzcan lesiones durante el uso del aparato, utilice una protección (Q), p. ej. R 301 para el árbol de agitación.

Los tornillos (U) permiten sujetar las caperuzas de plástico del agitador (T), tal como se muestra en la Fig. 5. El tornillo (S) permite modificar la longitud de la protección del árbol de agitación.

Antes de cada puesta en funcionamiento y a intervalos periódicos, asegúrese de que la protección del árbol de agitación esté firmemente sujeta. La posición de la protección del árbol de agitación sólo puede cambiarse cuando el aparato se encuentra parado y desenchufado.

Fijación del recipiente de agitación al soporte con mandril de sujeción

Diagrama de montaje (véase Fig. 7)

Primero fije el casquillo en cruz (H) a la columna del soporte (I). Luego fije el brazo (Z) del elemento de sujeción en el lado abierto del casquillo en cruz que apunta hacia arriba. Si está ajustada la posición requerida para el proceso de dispersión entre recipiente de agitación (V) y agitador, apriete bien los dos tornillos de sujeción (G).

Fije el recipiente de agitación (V) con la abrazadera flexible (W) y asegure la abrazadera flexible (W) con la palanca de sujeción (X).

Sujeción del WiCo en el agitador

Diagrama de montaje (véase Fig. 1)

Coloque el **Wireless Controller (WiCo)** en el alojamiento previsto a tal fin de la estación junto con el contacto de carga y, después, atornillelo con el tornillo (P) en la **EUROSTAR station**.

Conexión del cable del sensor de temperatura, USB y RS 232 al agitador

Diagrama de montaje (véase Fig. 6)

Conecte el cable **USB**, **RS 232** o del **sensor de temperatura** en la toma adecuada después de retirar las cubiertas tal como se muestra en la Fig. 6.

Una vez que el **EUROSTAR** se ha conectado con el PC a través del cable de datos USB, comunica al sistema operativo Windows el controlador de dispositivo que se necesita:

- el controlador se carga
- si el controlador aún no está instalado, se instala
- se le solicita al usuario que realice la instalación.

Seleccione:


<http://www.ika.com/ika/lws/download/usb-driver.zip>

Carga del acumulador RB 1

El acumulador del **WiCo** puede cargarse de las siguientes maneras:

- en la **EUROSTAR station**
- a través del **cable USB** del PC o de la estación
- a través de una **fuentes de alimentación OS 1.0**.

Cambio del acumulador RB 1 en el WiCo

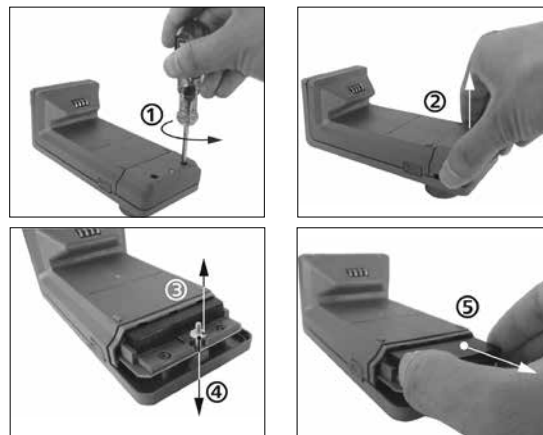

AVISO

Observe las normativas de seguridad correspondientes del acumulador RB 1 que se incluye en el capítulo dedicado a las "Indicaciones de seguridad".

Encendido del equipo

Compruebe si la tensión indicada en la placa de características coincide con la tensión de red disponible.



La toma de corriente utilizada debe disponer de una toma de tierra (conductor protector).


Si se cumplen estas condiciones, el aparato está listo para usar una vez enchufado.


De lo contrario no se puede garantizar un funcionamiento seguro y el aparato puede dañarse.

Antes de la primera puesta en servicio del agitador el **WiCo** debe fijarse a la estación con el tornillo para cargar el **acumulador RB1** en el **WiCo**.

Tras encender el interruptor principal (A, véase Fig. 1) en la pantalla (C, véase Fig. 1) del **WiCo** (D, véase Fig. 1) aparecen el nombre del aparato y la versión de software y, después de unos segundos, se escucha una señal y se muestra la última velocidad ajustada (modo B). Cuando se muestra la pantalla de trabajo el agitador está listo para el uso.

Si el **WiCo** no está montado en el agitador (la estación) durante el encendido, en el agitador (la estación) se enciende la barra LED verde (G, véase Fig. 1) y el LED de Bluetooth® verde (F, véase Fig. 1). Asegúrese de que la velocidad ajustada es adecuada para el montaje experimental. En caso de duda, utilice el mando giratorio (B, véase Fig. 1) para ajustar la velocidad más baja. Pulse el mando giratorio (B, véase Fig. 1) para iniciar o detener la función de agitación.

Los elementos de mando del **Wireless Controller** pueden bloquearse pulsando la tecla (L, véase Fig. 1) aproximadamente dos segundos de tal manera que, durante el funcionamiento, no puedan realizarse modificaciones no deseadas (en la pantalla aparece el símbolo de llave .

Si se vuelve a pulsar la tecla (L) aproximadamente dos segundos los elementos de mando vuelven a habilitarse (en la pantalla aparece el símbolo de llave .



AVISO

En caso de emergencia el agitador (la estación) puede desconectarse pulsando la tecla "**Safe Stop**" (I, véase Fig.1) que se encuentra en la parte delantera del agitador. La barra LED (G, véase Fig.1) cambia en este caso su color de verde a rojo y parpadea.




En la pantalla aparece un mensaje que indica que el agitador (la estación) **EUROSTAR** se ha desconectado de forma forzosa. Para la nueva puesta en marcha, apague y encienda el interruptor principal (A, véase Fig. 1) del agitador (la estación) **EUROSTAR**.

Si la función Bluetooth® del **WiCo** está activa, el usuario puede utilizar la tecla de búsqueda Bluetooth® (H) para la búsqueda del **WiCo**. También con el **WiCo** desconectado se escucha una señal acústica.

El agitador permite cambiar la dirección de giro pulsando la tecla "**Rev**" (K) cuando el agitador se encuentra en el estado de espera (parado).

Nota: El sentido de giro también puede cambiarse en el menú "**Modo intermitente**" (véase capítulo "**Explicación de símbolos en la pantalla de trabajo**", "**Desplazamiento por el menú y estructura de menús**" véase Fig. 9).

Informaciones importantes

El agitador se controla a través de un **WiCo**. Si el **WiCo** está montado en la **EUROSTAR station**, el intercambio de datos entre el agitador (la estación) y el **WiCo** se realiza a través de los contactos (E, Q, véase **Fig. 1**). En la pantalla del **WiCo** aparece el símbolo de inicio . Si el **WiCo** está conectado con el agitador (la estación) a través de un cable USB (bus serie universal), aparece el símbolo . Si el **WiCo** está atornillado con la **EUROSTAR station** y tampoco está conectado a la **EUROSTAR station** a través de un cable USB, el intercambio de datos entre el agitador y el **WiCo** tiene lugar a través de Bluetooth®. En este caso, el símbolo de Bluetooth®  aparece en la pantalla. El **WiCo** permite manejar (controlar) la **EUROSTAR station** a través de Bluetooth® desde una distancia de hasta 150 m, en función de la estructura del edificio.

El **WiCo** puede montarse en el agitador (la estación) o guardarse en un lugar seguro y fácilmente accesible para el usuario durante el funcionamiento.

Si el **WiCo** está montado en la **EUROSTAR station**, el acumulador se carga automáticamente a través del contacto (Q, véase **Fig. 1**). El acumulador también puede cargarse a través de la conexión USB del **WiCo** (véase apartado "**Carga del acumulador RB 1**", incluido en el capítulo "**Fijación**").




AVISO

Si existen vibraciones en el agitador (la estación), el **WiCo** debe sujetarse al agitador con el tornillo (P, véase **Fig. 1**) o retirarse del agitador (la estación) durante el funcionamiento.

WiCo

Elementos de mando del WiCo:

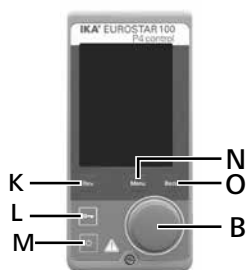


Pos. Denominación


M	Tecla de encendido y apagado:	Permite encender y apagar el WiCo
L	Tecla de llave:	Bloquea las teclas y el mando giratorio o el botón pulsador
N	Tecla de menú:	Una pulsación: Muestra el menú principal Segunda pulsación: Regreso a la pantalla de trabajo
B	Mando giratorio/Botón pulsador:	Permite desplazarse por el menú, así como seleccionar y modificar opciones
O	Tecla de retroceso:	Regresa al nivel de menú anterior/Restablece par de giro
K	Tecla de inversión:	Invierte el sentido de giro

Nota: Sólo puede activarse en el modo de espera de la estación.


Pantalla de trabajo en el estado de entrega:

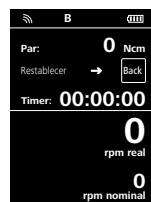

Tras encender el **WiCo** aparece durante unos segundos la pantalla de inicio. Se muestran el nombre del aparato y la versión de software. A continuación, aparece automáticamente la siguiente pantalla de trabajo.

Nota: El símbolo inalámbrico  aparece sólo si está conectado el agitador (la estación).

Explicación de símbolos de la pantalla de trabajo:

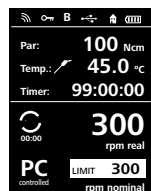

Los símbolos mostrados cambian en función del estado y de los ajustes del **WiCo**. La figura siguiente muestra los símbolos más importantes de la pantalla de trabajo.

Bluetooth®:

Este símbolo indica que la **EUROSTAR station** y el **WiCo** se están comunicando a través de Bluetooth®.

El símbolo se apaga cuando no existe ninguna comunicación Bluetooth®.

Bloqueo de teclas:

Este símbolo indica que las funciones de las teclas y del mando giratorio para manejar el **WiCo** están bloqueadas.

El símbolo se apaga cuando las funciones se vuelven a habilitar pulsando de nuevo la tecla de llave.

B Modo operativo:

Este símbolo muestra el modo de funcionamiento que se ha seleccionado en cada momento (A, B, C).

USB:

Este símbolo significa que la **EUROSTAR station** se está comunicando a través de un cable USB.

El símbolo se apaga cuando no se utiliza ningún cable USB para la comunicación con la estación.

Inicio:

Este símbolo indica que el **WiCo** se encuentra en la **EUROSTAR station** y que se comunica a través de los contactos de carga con la **EUROSTAR station**.

El símbolo se apaga cuando el **WiCo** se retira de la **EUROSTAR station**.

Acumulador (battery pack):

Este símbolo muestra el estado de carga del **acumulador RB 1** en el **WiCo**.

El símbolo de carga aparece cuando el **WiCo**:

- está conectado a un PC mediante un cable USB
- está conectado a una **EUROSTAR station** mediante un cable USB
- está conectado a la **fuentes de alimentación OS 1.0** mediante un cable USB
- está conectado a la **EUROSTAR station** con los contactos de carga.

LIMIT Límite de velocidad:

Este símbolo muestra el límite máximo de velocidad ajustado en el agitador. Cuando se entrega el aparato, el límite máximo de velocidad corresponde a la velocidad máxima posible del tipo **EUROSTAR** entregado.



Sensor de temperatura:

Este símbolo aparece cuando el indicador de temperatura está activo en la pantalla.



Control del PC:

Este símbolo indica que la **EUROSTAR station** o el **WiCo** están conectados a un ordenador y que el agitador se controla desde el ordenador.



Control mediante programa:

Este símbolo significa que **EUROSTAR** es controlado por un programa que ha sido definido por el usuario.




Servicio continuo:

Este símbolo indica el servicio continuo y el sentido de giro del agitador.




Modo intermitente:

Este símbolo indica el modo intermitente del agitador.

Nota: En el **EUROSTAR** el símbolo  cambia el sentido de giro (hacia la derecha o hacia la izquierda) de acuerdo con el sentido de giro del útil agitador, si está activada la función de inversión "CW/CCW" en el "Modo intermitente" (véase capítulo "Modo intermitente").

Desplazamiento por el menú y estructura de menús:

Desplazamiento por el menú:

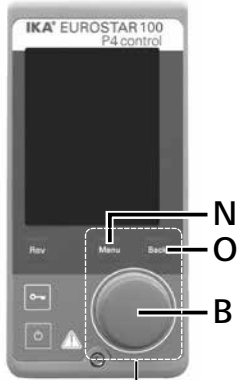

Elementos de mando para el desplazamiento por el menú

- ☞ Pulse la tecla de "Menu" (N).
- ☞ Seleccione el menú girando el mando giratorio/botón pulsador hacia la derecha o a la izquierda y, después, confirme el menú o submenú deseado pulsando el mando giratorio/botón pulsador.
- ☞ Vuelva a pulsar o a girar el mando giratorio/botón pulsador (B) para seleccionar la opción de menú deseada y editar los valores o los ajustes, o para activarlos o desactivarlos.
- ☞ Gire el mando giratorio/botón pulsador (B) hacia "OK" o pulse la tecla de "Back" (O) o la tecla de menú (N) para finalizar el proceso y regresar al menú anterior.

Nota: En la pantalla la opción de menú activada aparece resaltada en amarillo.



Estructura de menús:

				Configuración de fábrica
Menu	Agitación	Límite de velocidad	Manual	300 rpm
			Agitador de anclas cruzadas	-
			Agitador de pala	-
			...	-
		Límite de par	320 Ncm	
		Pantalla de par de giro	activada	
		Modo intermitente	Ejecución/Parada	CW/CCW
	Intervalo			Tiempo func.: 00:00 [mm:ss] Tiempo parada: 00:00 [mm:ss]
	Calibración de par		-	
	Temperatura	Sensor de temperatura	-	
		Pantalla	-	
	Temporizador	De consigna	00:00:00 [hh:mm:ss]	
		Pantalla	activada	
	Modo operativo	A	-	
		B	activada	
		C	-	
	Pantalla	Par de giro	activada	
		Temperatura	-	
		Temporizador	activada	
	Programas	Programa 1	sí	
Programa 2		-		
...		-		
Seguridad	Tiempo agotado	00:30 [mm:ss]		
	Velocidad segura	100 rpm		
	Contraseña	000		
Configuraciones	Languages	English	activada	
		Deutsch	-	
		...	-	
	Unidades	Temperatura	°C	activada
			°F	-
	Pantalla	Fondo	Negro	activada
			Blanco	-
		Brillo	Modo Estándar	60 %
			Modo Batería	20 %
	Info. actual. de firmware	activada		
	Sonido	Volumen	100 %	
		Sonido de las teclas	-	
	Config. de fábrica	-----		
Comunicación	Nombre del dispositivo	Eurostar 100 P4		
	Remote Control	WiCo	activada	
		Other	-	
Bluetooth	activada			
Información	Agitación	Velocidad máxima	sí	
		Par máximo	sí	
		Funcionamiento a intervalos	sí	
		Parada a intervalos	sí	
	Seguridad	Tiempo agotado	sí	
		Velocidad segura	sí	
	Software	Versión	sí	
Versión de Stat		sí		
Modo operativo		sí		
Info. actual. de firmware	sí			

Menú (Detalles):



Agitación:

Límite de velocidad:

En el menú "Manual" el usuario puede ajustar el límite máximo de velocidad deseado para el agitador. El ajuste estándar es la velocidad máxima permitida del agitador. Si el usuario modifica este ajuste, el **WiCo** almacena este valor para las tareas de agitación futuras.

Si se modifica el valor del menú "Límite de velocidad" la velocidad sólo puede ajustarse dentro de este rango.

Debajo del tipo de elemento de agitación, el elemento agitador seleccionado permite ajustar automáticamente la velocidad máxima: Por ejemplo, en el caso del agitador de ancla **R 1330**, la velocidad máxima se encuentra limitada a 1000 rpm.

Para obtener más información al respecto, consulte el apartado „Útiles de agitación permitidos de IKA®“.

Límite de par:

En el menú "Límite de par" el usuario puede establecer el máximo límite de par que puede alcanzarse.

El ajuste estándar a este respecto es el par máximo permitido del aparato. Si el usuario modifica este ajuste, el **WiCo** almacena este valor para las tareas de agitación futuras.

Si se ha modificado el valor del menú "Límite de par" el agitador sólo puede alcanzar durante el funcionamiento el par máximo que se ha definido como límite de par máximo.

Nota: El límite de par puede superarse durante aprox. 10 segundos. Esto es necesario para poder realizar tareas de agitación en las que es preciso dosificar o añadir aditivos.

Pantalla de par de giro:

En el menú "Pantalla de par de giro" el usuario puede establecer que el par de giro se muestre en la pantalla. Una marca de verificación indica que la opción está activada.

Nota: Si se pulsa la tecla de retroceso durante el funcionamiento, el par de giro puede restablecerse a 0 Ncm y el símbolo Δ aparece en la pantalla delante del valor del par.

Modo intermitente:


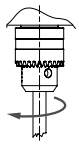
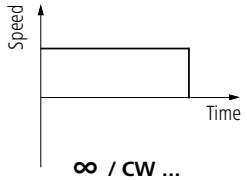

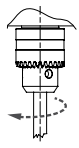
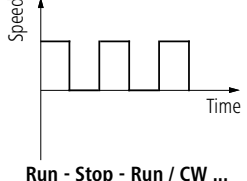

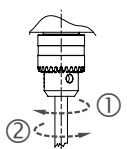
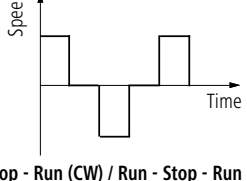

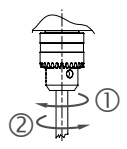
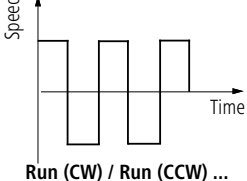
Símbolo de sentido de giro	Sentido de giro de la mordaza	Gráfico	
 CW		 ∞ / CW ...	Ajuste de fábrica de servicio continuo
 CW		 Run - Stop - Run / CW ...	<u>Función "Ejecución/Parada (Run/Stop)" activada:</u> El tiempo de servicio y el tiempo de parada pueden ajustarse por separado.
 CW/CCW		 Run - Stop - Run (CW) / Run - Stop - Run (CCW) ...	<u>Funciones "Ejecución/Parada (Run/Stop)" y "CW/CCW" activadas:</u> El tiempo de servicio y el tiempo de parada pueden ajustarse por separado. Nota: El tiempo de servicio en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario es igual de largo.
 CW/CCW		 Run (CW) / Run (CCW) ...	<u>Función "CW/CCW" activada:</u> El tiempo de marcha en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario puede ajustarse por separado.

Fig. 9

Calibración de par:

Este menú permite calibrar el par de giro. Las fricciones del cojinete no se tienen en cuenta en el cálculo del par de giro. Se realiza sin agitador; duración: 30 segundos, velocidad: 50 rpm; esto se ajusta automáticamente.

Nota: La calibración sólo puede realizarse con un cable USB; a este respecto el **WiCo** debe retirarse de la estación (véase capítulo "Interfases y salidas", figura "Posibilidad de conexión del WiCo con la EUROSTAR station").



Temperatura:

El menú "**Temperatura**" permite establecer que la temperatura del sensor se muestre en la pantalla o la pantalla de trabajo. Una marca de verificación indica que la opción está activada. Condición para ello es que haya un sensor de temperatura conectado a la **EUROSTAR station**. Si no se ha conectado ningún sensor de temperatura, o si se produce un error o la temperatura alcanza un valor superior a 350 °C, el valor de la temperatura se muestra como tres rayas.

Nota: Observe el rango de medición de temperatura del sensor de temperatura que se incluye en el capítulo "**Datos técnicos**". La temperatura puede mostrarse en °C y en °F; véase menú "**Configuraciones**".



Temporizador:

El menú "**Temporizador**" permite definir que el temporizador se muestre en la pantalla o la pantalla de trabajo. Una marca de verificación indica que la opción está activada. Con este ajuste el usuario puede establecer el tiempo real del proceso de agitación. No obstante, para el temporizador puede ajustarse un valor predeterminado para el tiempo de consigna. Con este ajuste el usuario puede iniciar la función de agitación de la forma habitual. El aparato se para automáticamente una vez transcurrido el tiempo de consigna ajustado y en la pantalla aparece el tiempo ajustado que se ha utilizado para el proceso de agitación.

Nota: El usuario puede detener la función de agitación antes de que transcurra el tiempo ajustado. En este caso, la cuenta atrás del temporizador se interrumpe.



Modo operativo:

Modo operativo A:

En este modo de funcionamiento, al finalizar el proceso en curso o al desconectar el aparato, la velocidad ajustada no se almacena.

Modo operativo B:

En este modo de funcionamiento, al finalizar el proceso en curso o al desconectar el aparato, la velocidad ajustada se almacena; el valor puede modificarse.

Modo operativo C:

En este modo de funcionamiento, al finalizar el proceso en curso o al desconectar el aparato, la velocidad ajustada se almacena; el valor no puede modificarse.



Pantalla:

En el menú "**Pantalla**" el usuario puede definir la información que debe mostrarse en la pantalla principal.

Nota: Si la opción "**Par de giro**" está activada, el usuario puede restablecer el par actual a 0 Ncm como valor de referencia pulsando la tecla de retroceso. Al mismo tiempo, el símbolo Δ aparece delante de la unidad Ncm.



Programas:

En el menú "**Programas**", el usuario puede definir y crear 5 perfiles de velocidad (rpm)-tiempo. Además, puede definir si, en los programas, el modo intermitente debe o no estar activado. Si el modo intermitente está activado, se adoptará el valor Tiempo de ejecución/Tiempo de parada que haya sido ajustado en "**Modo intermitente**".

Nota: Si el usuario necesita activar el modo intermitente, en un segmento de un programa, deberá ajustar el "**Tiempo de ejecución/Tiempo de parada**" en la opción de menú "**Intervalo**". Mientras tanto, deberá activar la función "**Ejecución/parada**" en la opción de menú "**Modo intermitente**" (véase la sección "**Remover**").

Después de seleccionar un programa, el usuario tiene a su disposición las siguientes opciones.

Iniciar: Inicia, previa solicitud, el programa seleccionado.

Cuando el usuario inicia el programa seleccionado pulsando con el botón de giro/pulsación la opción de menú "**Iniciar**", la pantalla le solicita que confirme el control mediante programa. Pulse "**OK**" con el botón de giro/pulsación para iniciar el control mediante programa.

Editar: Edita los parámetros del programa seleccionados.

Comience a editar los parámetros del programa seleccionados pulsando con el botón de giro/pulsación la opción de menú "**Editar**". El usuario puede editar, borrar o insertar en el programa el segmento de programa que previamente haya seleccionado. Cuando el usuario edita el tiempo del programa para uno o más segmentos, aparece el signo de verificación (✓) correspondiente a dicho programa.

Borrar: Borra el programa seleccionado.

Si el usuario borra un programa seleccionado pulsando con el botón de giro/pulsación la opción de menú "**Back**", se borrarán todos los parámetros del programa. El signo de verificación (✓) desaparece.

Detalles sobre cómo editar el programa:

Cuando el usuario está editando un programa, aparece la siguiente pantalla.

PROGRAMA 1			
Seg No.	rpm	Time hh:mm	Interm. Mode
1	0	00:00	No
2			
3			
4			
5			
Editar Eliminar Insertar			

En este programa, el usuario puede definir hasta 5 segmentos. El segmento seleccionado aparece resaltado. A continuación, el usuario puede editar, borrar o insertar un segmento en este programa.

Si después de editar pulsa el botón "**Back**", el programa se guardará automáticamente.

Editar:

Cuando el símbolo "editar" aparece resaltado en la parte superior derecha de la pantalla, el usuario puede cambiar la velocidad (rpm), el valor de tiempo o el ajuste del modo intermitente.

Nota: El valor de velocidad (rpm) se puede cambiar dentro de los límites del rango de velocidad del dispositivo. El tiempo se puede ajustar entre 1 minuto y 10 horas.

Eliminar:

Cuando el usuario borra un segmento que aparece resaltado, los ajustes se vacían. La sección salta hasta el siguiente segmento.

Insertar:

Si se selecciona la opción de insertar, debajo del segmento seleccionado se inserta uno nuevo. Los ajustes por defecto del nuevo segmento son los siguientes:


rpm: 0

Hora (hh:mm): 00:01


Modo intermitente: No

Ver el programa en forma de gráfico:


Después de editar un programa, pulse el botón "**Back**" para guardar los cambios. Pulse de nuevo el botón "**Back**" para regresar a la pantalla anterior.

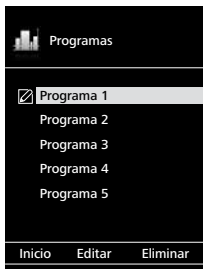


Si durante 5 segundos no se pulsa ni se gira ninguna tecla o botón, se visualizará gráficamente el programa respectivo.

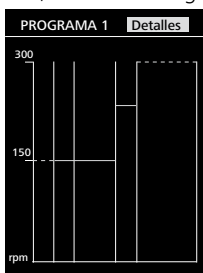


Pulse el botón de giro/pulsación en la opción "**Detalles**" y podrá ver los ajustes detallados de cada segmento.

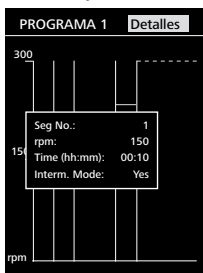

Gire el botón de giro/pulsación y podrá pasar de una pantalla a otra con los detalles de cada segmento.

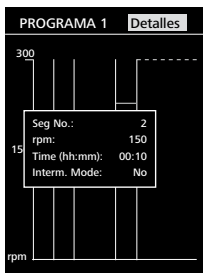

Muestra para editar el programa:

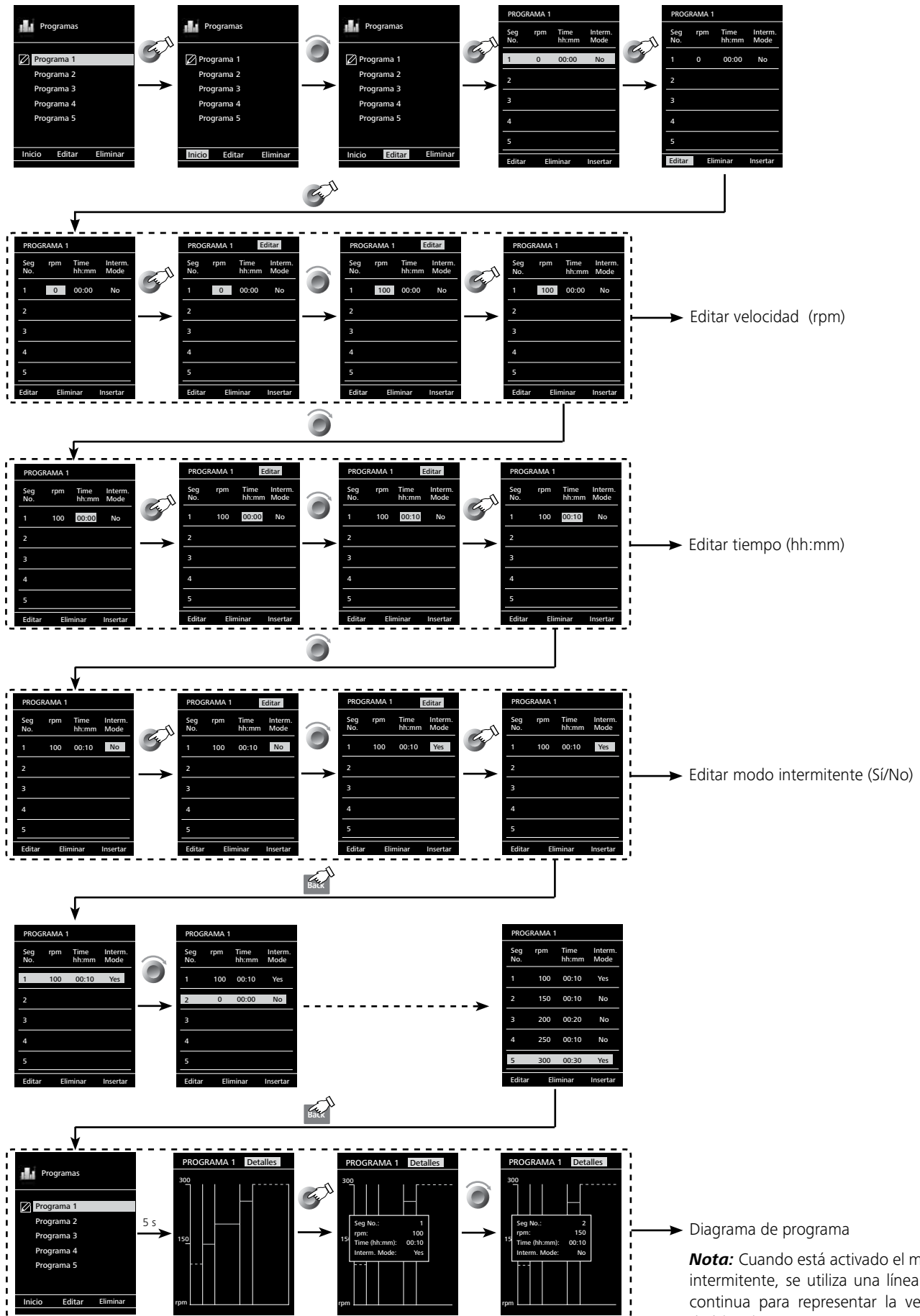

Nota: Cuando está activado el modo intermitente, se utiliza una línea discontinua para representar la velocidad (rpm).



Seguridad:

Tiempo agotado:

El menú "**Tiempo agotado**" permite establecer un límite de tiempo por si se interrumpe la comunicación entre la **EUROSTAR station** y el **WiCo** o si se supera el alcance de la comunicación.

La **EUROSTAR station** sigue funcionando con la velocidad ajustada hasta que transcurre el valor de tiempo ajustado. A continuación, el agitador (la estación) **EUROSTAR** sigue funcionando con la velocidad de seguridad ajustada (véase menú "**Velocidad segura**").

Nota: El valor predeterminado estándar para el límite de tiempo es de 30 segundos. El usuario puede ajustar hasta 60 minutos para este límite de tiempo.



Si está activado el modo intermitente, la **EUROSTAR station** sigue marchando de inmediato en la velocidad de seguridad ajustada, o bien en la velocidad ajustada si ésta es inferior a la velocidad de seguridad.

Velocidad segura:

El menú "**Velocidad segura**" permite definir la velocidad que es adecuada y segura para la tarea de medición por si se interrumpe la comunicación entre la **EUROSTAR station** y el **WiCo** o si se supera el alcance de la comunicación.

Nota: El valor predeterminado estándar para la velocidad de seguridad es de 100 rpm y se ajusta después de transcurrido el tiempo límite (véase "**Tiempo agotado**").

Contraseña:

El menú "**Contraseña**" permite proteger con una contraseña los ajustes del **WiCo** (que de fábrica es 000).



Configuraciones:

Languages:

La opción "**Languages**" permite que el usuario elija el idioma de la interfaz girando y pulsando el mando giratorio/botón pulsador (B). Una marca de verificación indica el idioma seleccionado para el sistema.

Unidades:

Con la opción "**Unidades**" el usuario puede girar y pulsar el mando giratorio/botón pulsador (B) para seleccionar la unidad de medida para el valor de temperatura que se muestra en la pantalla: "**°C**" o "**°F**". Una marca de verificación indica la unidad de medida seleccionada para el sistema.

Pantalla:

La opción "**Pantalla**" permite modificar el color de fondo y el brillo de la pantalla de trabajo.

Sonido:

La opción "**Sonido**" permite al usuario activar o desactivar el sonido de las teclas, así como ajustar el volumen.

Configuraciones de fábrica:

Seleccione la opción "**Configuraciones de fábrica**" girando y pulsando el mando giratorio/botón pulsador. El sistema le solicita que confirme el restablecimiento de las opciones de fábrica. Si se elige la tecla "**OK**" el sistema restablece todas las configuraciones a los valores estándar originales de fábrica (véase "**Estructura de menús**").

Comunicación:

Con la opción "**Bluetooth**" el usuario puede activar o desactivar la función "**Bluetooth**". Una marca de verificación indica que la opción está activada.

Información:

En la opción "**Información**" el usuario obtiene una visión global de los ajustes del sistema más importantes del agitador.

Interfaces y salidas

El equipo puede utilizarse en el modo "remoto" a través de la interfaz RS 232 o USB con el software de laboratorio labworldsoft®. La interfaz RS 232 que se encuentra en la parte posterior del equipo está equipada con una clavija SUB-D de 9 patillas y puede conectarse a un PC. Las patillas tienen asignadas señales en serie. La interfaz USB que se encuentra en la parte trasera del agitador permite la conexión del PC y el **WiCo**. El **WiCo** también dispone de una interfaz USB en la parte derecha, que también puede utilizarse con un PC para el "control remoto".

Nota: Tenga en cuenta los requisitos del sistema, así como las instrucciones de uso y la ayuda del software.

Interfaz USB:

El bus serie universal (USB) es un sistema de bus en serie que permite conectar el aparato con el PC. Los aparatos equipados con USB pueden conectarse entre sí mientras están en funcionamiento (conexión en caliente). Los aparatos conectados y sus propiedades se detectan automáticamente. En combinación con labworldsoft® la interfaz USB sirve para el funcionamiento "remoto" y también se puede emplear para actualizar el firmware.

Controladores para los aparatos con USB:

Primero descargue desde:

<http://www.ika.com/ika/lws/download/usb-driver.zip>.

Controlador actual para aparatos **IKA**® provistos de interfaz USB y luego instale dicho controlador ejecutando el archivo Setup. A continuación, conecte el aparato **IKA**® al PC mediante el cable de datos USB.

La comunicación de datos tiene lugar a través de un puerto COM virtual. La configuración, la sintaxis de los comandos y los comandos del puerto COM coinciden con lo descrito para la interfaz RS 232.

Interface en serie RS 232:

Configuración:

- Las funciones de las conducciones del interface entre el agitador y el sistema de automatización son una selección de las señales especificadas en la norma EIA RS 232, según DIN 66 020, parte 1.
- Para las características eléctricas de las conducciones de interfaces y la coordinación de los estados de señal rige la norma RS 232, según DIN 55259, parte 1.
- Procedimiento de transmisión: transmisión de caracteres asincrónica en el servicio de start-stop.
- Clase de transmisión: totalmente duplex.

- Formato de caracteres: representación de caracteres según el formato de datos en DIN 66022 para servicio de start-stop. 1 bit de start, 7 bits de caracteres, 1 bit de paridad (par = Even), 1 bit de stop.
- Velocidad de transmisión: 9600/bit/s.
- Control del flujo de datos: none
- Procedimiento de acceso: una transmisión de datos del agitador al ordenador tiene lugar sólo contra demanda del ordenador.

Sintaxis de comando y formato:

Para el conjunto de comandos rige lo siguiente:

- Los comandos son enviados generalmente por el ordenador (Master) al aparato agitador (Slave).
- El aparato agitador emite exclusivamente contra demanda del ordenador. Incluso los avisos de fallos no se pueden emitir espontáneamente del agitador al ordenador (sistema de automatización).
- Los comandos se transmiten en letras mayúsculas.
- Los comandos y los parámetros así como los parámetros sucesivos se separan por lo menos con un espacio (código: hex 0x20).
- Cada comando individual (incl. parámetros y datos) y cada respuesta se finalizan con blank CR LF (código: hex 0x20 hex 0x0d hex 0x20 hex 0x0A) y tienen una longitud máxima de 80 caracteres.
- El carácter de separación decimal en un número de coma flotante es el punto (código: hex 0y2E).


Las versiones anteriores corresponden ampliamente a las recomendaciones del círculo de trabajo NAMUR. (Recomendaciones NAMUR para la ejecución de conexiones por enchufe eléctricas para la transmisión de señales analógicas y digitales en aparatos individuales MSR de laboratorio: Rev 1.1)

Los comandos NAMUR y los comandos específicos **IKA®** adicionales sirven sólo como comandos low level para la comunicación entre el agitador y el ordenador PC. Estos comandos se pueden transmitir con un programa de terminal o comunicación apropiado directamente al aparato agitador. El labworldsoft incluye un cómodo paquete de software de **IKA®** que funciona en MS Windows y sirve para controlar el agitador y recopilar los datos del agitador, así como para introducir datos gráficos relativos, por ejemplo, a las rampas de velocidad. A continuación, aparece un cuadro sinóptico de los comandos (NAMUR) registrados por los aparatos de control **IKA®**.

NAMUR Comandos	Función
IN_NAME	leer nombre del aparato
IN_PV_3	leer valor PT1000
IN_PV_4	leer valor de velocidad actual
IN_PV_5	leer valor de par de giro actual
IN_SP_4	leer valor de velocidad nominal
IN_SP_5	leer valor del límite del par de giro
IN_SP_6	leer valor del límite de velocidad
IN_SP_8	leer valor de la velocidad de seguridad
OUT_SP_4	ajustar valor de velocidad nominal
OUT_SP_5	ajustar valor del límite del par de giro
OUT_SP_6	ajustar valor del límite de velocidad
OUT_SP_8	ajustar valor de la velocidad de seguridad
START_4	arrancar motor
STOP_4	detener motor
RESET	cambiar el modo de funcionamiento normal
OUT_MODE_n (n= 1 or 2)	ajustar sentido de giro
IN_MODE	leer sentido de giro

Cable PC 1.1 (estación a PC):






Necesario para conectar la clavija de 9 patillas con un PC.

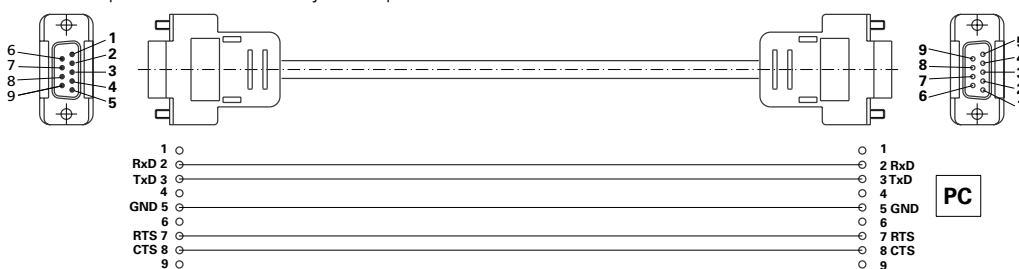

Posibilidad de conexión del WiCo con la EUROSTAR station:




Posibilidad de conexión de la EUROSTAR station con el PC:

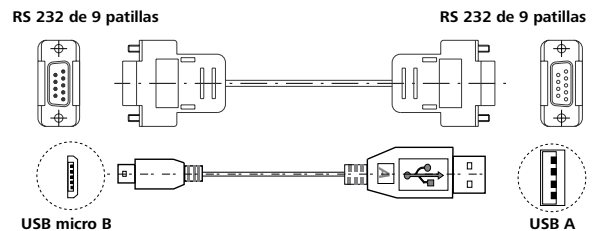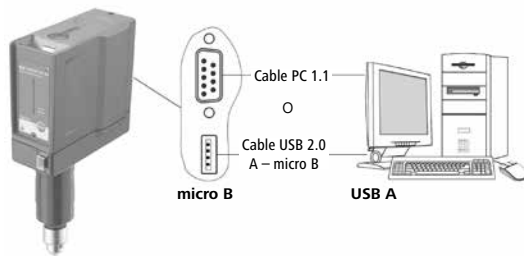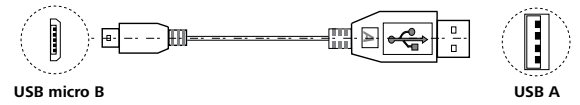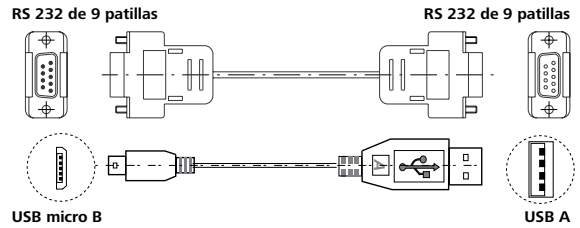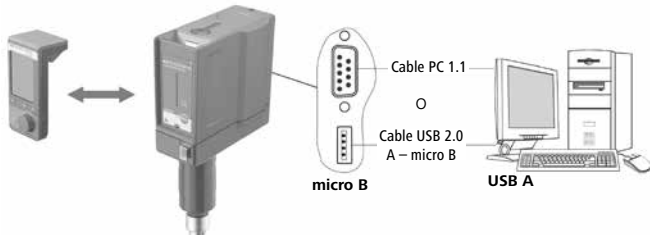

Mantenimiento y limpieza

El aparato no requiere mantenimiento. Sólo está sujeto al desgaste y deterioro natural de sus componentes y su estadística de fallos.

Limpieza:

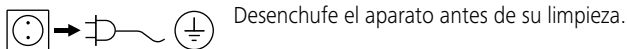

Limpie los aparatos IKA® solamente con los detergentes aprobados por IKA®.

Ensuciamiento	Detergentes
Colorantes	Isopropanol
Materiales de construcción	Agua con componentes tensioactivos / Isopropanol
Cosméticos	Agua con componentes tensioactivos / Isopropanol
Alimentos	Agua con componentes tensioactivos
Combustibles	Agua con componentes tensioactivos

Para los materiales que no se han mencionado, solicite información a nuestro laboratorio de aplicaciones técnicas.

Use guantes protectores durante la limpieza del aparato.

Los aparatos eléctricos no deben introducirse en el detergente para propósitos de limpieza.

Evite que penetre humedad en el aparato durante las operaciones de limpieza.

Si se utiliza un método de descontaminación distinto de los recomendados por el fabricante, el usuario deberá ponerse en contacto con el fabricante para asegurarse de que el método previsto no dañará el aparato.

Pedido de piezas de recambio:

Al realizar un pedido de piezas de recambio indique lo siguiente:

- Tipo de aparato
- Número de serie del aparato, ver placa de características
- Número de posición y descripción de la pieza de recambio, consulte www.ika.com
- Versión de software.

Reparación:

Los aparatos que requieren reparación deben enviarse limpios y sin sustancias que constituyan un riesgo para la salud. Solicite a tal fin el formulario "Decontamination Certificate" a IKA®, o descargue el formulario en el sitio Web de IKA® www.ika.com.

Devuelva el aparato que requiere reparación en su embalaje original. Los embalajes para almacenamiento no son suficientes para la devolución. Utilice, además, un embalaje de transporte adecuado.

Códigos de error

Cuando ocurre un fallo, aparece un código de error en la pantalla (C), por ejemplo. Error 4.

Proceda como sigue:

- ☞ Desconecte el aparato por medio del interruptor (A).
- ☞ Retire el útil agitador y saque el aparato de la estructura.
- ☞ Reduzca la velocidad y conecte el aparato sin útil agitador (interruptor del aparato (A)).

Error	Causa	Efecto	Solución
Error 2	Fallo del sensor de corriente del motor	Motor apagado	- Desconecte el aparato
Error 3	Temperatura en el interior del aparato demasiado alta	Motor apagado	- Desconecte el aparato y deje que se enfríe
Error 4	Motor bloqueado o sobrecarga	Motor apagado	- Desconecte el aparato - Disminuya la carga del motor y realice un nuevo arranque
Error 8	Transmisor del número de revoluciones defectuoso o sobrecarga	Motor apagado	- Desconecte el aparato
Error 21	Relé de seguridad defectuoso	Motor apagado	- Desconecte el aparato

Si no es posible eliminar el fallo aplicando las medidas descritas o si aparece otro código de error:

- contacte con el departamento de servicio técnico
- envíe el aparato a reparación con una breve descripción del fallo.

Garantía

Según las condiciones de garantía **IKA®** el plazo correspondiente asciende a 24 meses. En caso de garantía, diríjase a su comerciante del ramo. El aparato se puede enviar también con la factura de entrega y los motivos de la reclamación directamente a nuestra fábrica. Los gastos de transportes corren por su cuenta.

La garantía no se aplica a los componentes de desgaste ni a los errores que puedan surgir como consecuencia de una manipulación incorrecta o de un cuidado o mantenimiento del aparato que no se adecuen a lo estipulado en estas instrucciones de uso.

Accesorios

R 2722	H-Soporte	R 301.1	Alojamiento para el soporte
R 2723	Soporte telescópico	PC 1.1	Cable
R 270	Pieza doble nuez	H 70	Cable alargador
R 271	Pieza doble nuez	H 62.51	Sensor de medición de acero fino
RH 5	Abrazadera para recipientes	H 66.51	Sensor de medición de acero fino, revestido de vidrio
R 301	Protección árbol agitador		

Encontrará más accesorios en: www.ika.com.

Útiles agitadores IKA® admisibles

		Velocidad máxima (rpm)			Velocidad máxima (rpm)
R 1330	Agitador magnético	1000	R 1311	Agitador de turbina	2000
R 1331	Agitador magnético	1000	R 1312	Agitador de turbina	2000
R 1333	Agitador magnético	800	R 1313	Agitador de turbina	800
R 1375	Agitador centrífugo	800			
R 1376	Agitador centrífugo	800			
R 1342	Agitador de hélice	2000			
R 1345	Agitador de hélice	800			
R 1381	Agitador de hélice	2000			
R 1382	Agitador de hélice	2000			
R 1385	Agitador de hélice	800			
R 1388	Agitador de hélice	400			
R 1389	Agitador de hélice, PTFE	800			

Datos técnicos

station		
Rango de velocidad por debajo de la carga nominal	rpm	0 / 10 – 300
Ajuste de la velocidad		Continuo
Indicador de velocidad		TFT / WiCo
Velocidad - precisión de ajuste	rpm	± 1
Divergencia en la medición de la velocidad	rpm	± 3
Servicio intermitente		sí
Sentido de giro invertible		sí
Medición de tendencias del par de giro		sí
Indicación de tendencias del par de giro		sí
máx. par de giro del eje agitador	Ncm	320
Divergencia en la medición del par de giro	Ncm	± 30
máx. cantidad de agitación (agua)	ltr	100
máx. viscosidad	mPa·s	100000
Conexión para sensor de temperatura externo		sí
Indicador de temperatura		sí
Función de temporizador		sí
Tiempo de conexión permitido	%	100
Tensión nominal	VAC	230 ± 10% 115 ± 10% 100 ± 10%
Frecuencia	Hz	50/60
máx. potencia absorbida	W	150
máx. potencia suministrada en el eje agitador	W	100
Clase de protección según EN 60529		IP 40
Clase de protección		I
Categoría de sobretensión		II
Grado de contaminación		2
Protección en caso de sobrecarga		sí / limitación de corriente del motor
Temperatura ambiente permitida	°C	+ 5 ... + 40
Humedad ambiental (rel.) permitida	%	80
Accionamiento		Motor sin escobillas
Mandril de sujeción – rango de sujeción	mm	0,5–10
Brazo (Ø x L)	mm	16 x 220
Carcasa		Recubrimiento de fundición de aluminio y material termoplástico
Dimensiones (an x pr x al) sin brazo con WiCo	mm	86 x 230 x 352
Peso con brazo y mandril de sujeción	kg	5,2
Altitud geográfica de servicio sobre el nivel del mar	m	máx. 2000
Interfaz		RS 232, USB
Resolución de la medición de la temperatura	K	0,1
Rango de medición de la temperatura	°C	- 10 ... + 350
Divergencia límite de la sonda medidora de temperatura PT 1000 DIN EN 60751 Clase A	K	≤ ± (0,15 + 0,002 x ITI)
Precisión de medición de la temperatura	K	± 0,5 + tolerancia PT 1000 (DIN EN 60751 Clase A)

WiCo		
Tiempo de conexión permitido	%	100
máx. alcance de la comunicación (dependiente del edificio)	m	150
Dimensiones (an x pr x al)	mm	71 x 74 x 151
Peso	kg	0,28
Temperatura ambiente permitida	°C	+ 5 ... + 40
Humedad ambiental (rel.) permitida	%	80
Clase de protección según EN 60529		IP 40
Interfaz		USB
Acumulador RB 1		
Voltaje	V	3,7
Capacidad de la batería	mAh	2000
Tiempo de carga	h	4,5
Tiempo de trabajo	h	15
Tipos de batería		Litio-polímero

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas!

IKA

designed for scientists

IKA-Werke GmbH & Co. KG

Janke & Kunkel-Straße 10, 79219 Staufen, Germany

Phone: +49 7633 831-0, Fax: +49 7633 831-98

eMail: sales@ika.de

USA

IKA Works, Inc.

Phone: +1 910 452-7059

eMail: sales@ika.net

KOREA

IKA Korea Ltd.

Phone: +82 2 2136 6800

eMail: sales-lab@ika.kr

BRAZIL

IKA Brazil

Phone: +55 19 3772 9600

eMail: sales@ika.net.br

MALAYSIA

IKA Works (Asia) Sdn Bhd

Phone: +60 3 6099-5666

eMail: sales.lab@ika.my

CHINA

IKA Works Guangzhou

Phone: +86 20 8222 6771

eMail: info@ika.cn

POLAND

IKA Poland Sp. z o.o.

Phone: +48 22 201 99 79

eMail: sales.poland@ika.com

JAPAN

IKA Japan K.K.

Phone: +81 6 6730 6781

eMail: info_japan@ika.ne.jp

INDIA

IKA India Private Limited

Phone: +91 80 26253 900

eMail: info@ika.in

UNITED KINGDOM

IKA England LTD.

Phone: +44 1865 986 162

eMail: sales.english@ika.com

VIETNAM

IKA Vietnam Company Limited

Phone: +84 28 38202142

eMail: sales.lab-vietnam@ika.com

Thailand

IKA Works (Thailand) Co. Ltd.

Phone: +66 86 375 7451

eMail: sales.lab-thailand@ika.com

Turkey

IKA Turkey A.Ş.

Phone: +90 216 394 43 43

eMail: sales.turkey@ika.com

Discover and order the fascinating products of IKA online:

www.ika.com



IKAworldwide



IKAworldwide /// #lookattheblue



@IKAworldwide
