



designed for scientists

Montageanleitung / Assembly instructions I-MAG cart



Lesen Sie die Montageanleitung vor Inbetriebnahme vollständig und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Wenn dieses Zubehör mit einem anderen Gerät verwendet wird, beachten Sie auch dessen Bedienungsanleitung.



Read the assembly instructions in its entirety before using the I-MAG cart and follow the safety instructions. If this accessory is used with another device, observe also its operating instructions.



Sicherheitshinweise

Vorsicht!

- › Es ist darauf zu achten, dass beim Abstellen des I-MAG cart die Finger nicht gequetscht werden.

Vorsicht! **Hinweis!**

- › Stellen Sie das I-MAG cart frei auf einer ebenen, stabilen, sauberen, rutschfesten, trockenen und feuerfesten Fläche auf.
- › Beachten Sie die maximal zulässige Tragkraft. (siehe „Technische Daten“)
- › Beim Transport des I-MAG cart ist das hohe Eigengewicht zu berücksichtigen.
- › Der Schwerpunkt des Behälters muss in der Mitte des I-MAG cart liegen.
- › Tragen Sie bei der Montage des I-MAG carts Schutzhandschuhe.
- › Ver- und Entriegeln Sie die Rollen nicht mit der Hand.
- › Rühren Sie nicht, wenn die Rollen entriegelt sind oder der Wagen sich bewegt.
- › Rühren Sie nicht, wenn der I-MAG cart auf einer Rampe oder einem unebenen Boden steht.

Safety instructions

Caution!

- › Ensure that your fingers do not get crushed when setting down the I-MAG cart.

Caution! **Notice!**

- › Set up the I-MAG cart in a spacious area on an even, stable, clean, non-slip, dry and fireproof surface.
- › Observe the maximum permissible load-bearing capacity. (see “Technical data”)
- › Beware of the high dead weight of the I-MAG cart when transporting.
- › The center of gravity of the vessel must lie in the center of the I-MAG cart.
- › Wear protective gloves during assembling the I-MAG cart.
- › Do not use your hands to lock / unlock the castors.
- › Do not start stirring if the castors are unlocked or the cart is moving.
- › Do not start stirring if the I-MAG cart is on a ramp or an uneven floor.

Auspacken

1	Montage des Fahrgestells
2	Haltegriff
3	Halteplatte
4	Innensechskantschraube M10 x 25 und Scheibe (2x)
5	Innensechskantschraube M5 x 35 (2x)
6	Kabelklemme (5x)
7	Schraubendreher ISO 2936-4
8	Schraubendreher ISO 2936-8

Unpacking

1	Chassis assembly
2	Handle bar
3	Holding plate
4	M10 x 25 hexagon socket screw and screw washer (2x)
5	M5 x 35 hexagon socket head screw (2x)
6	Cable clip (5x)
7	ISO 2936-4 Screwdriver
8	ISO 2936-8 Screwdriver

Technische Daten


Abmessungen (B x T x H)	700 x 995 x 970 mm
Gewicht	32 kg
Maximale Beladung	400 kg
Material der Aufstellplatte	Edelstahl 1.4301
Material der Rollen	PA

Technische Änderungen vorbehalten!

Technical data

Dimensions (W x D x H)	700 x 995 x 970 mm
Weight	32 kg
Bearing load Max.	400 kg
Seating plate material	Stainless steel 1.4301
Castor tread material	PA

Subject to technical changes!

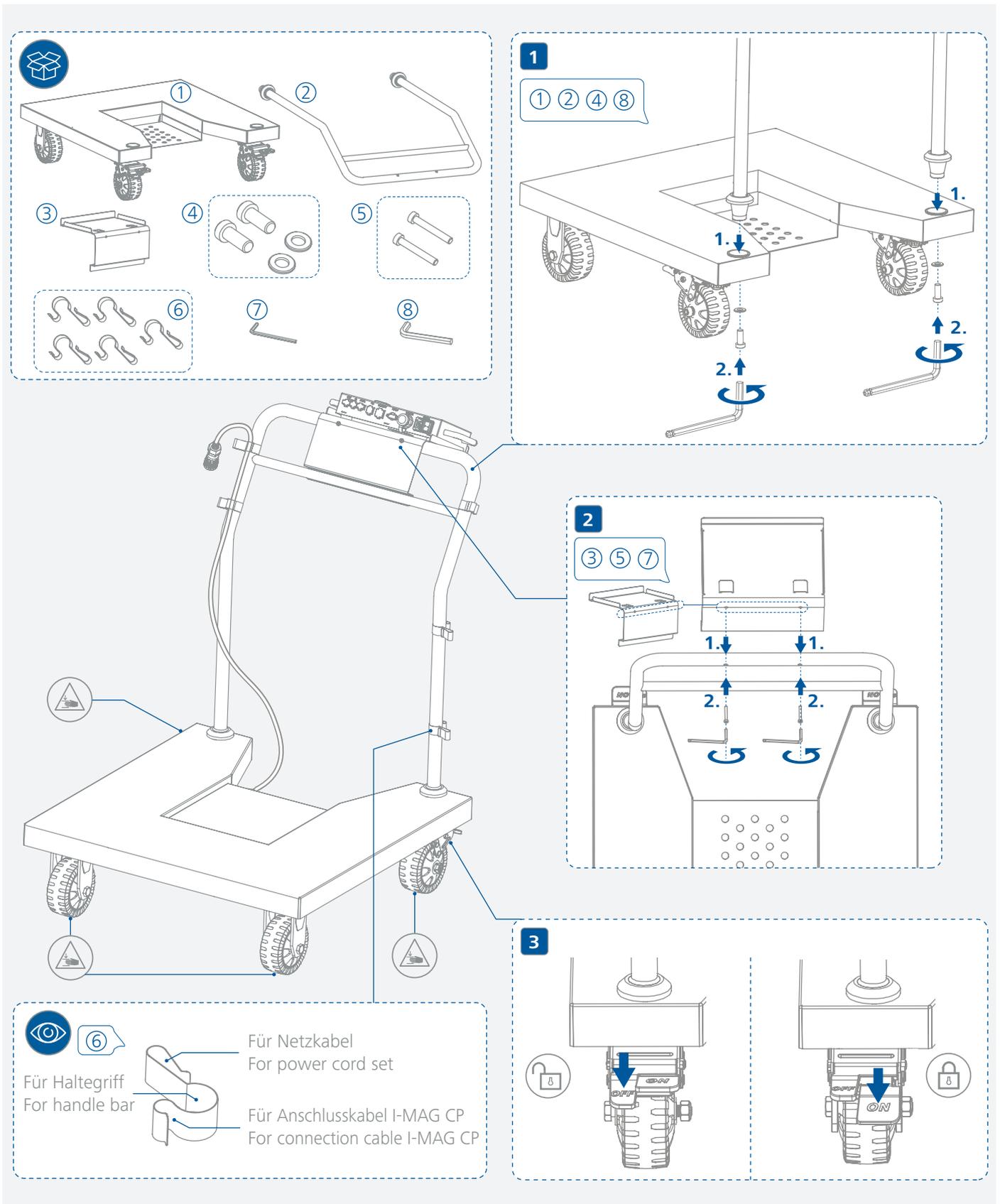

IKA-Werke GmbH & Co. KG

Janke & Kunkel-Straße 10, 79219 Staufen, Germany • Phone: +49 7633 831-0 • Fax: +49 7633 831-98 • eMail: sales@ika.de

Discover and order the fascinating products of IKA online: www.ika.com



Technical specifications may be changed without prior notice.

20000037826_20116007_I-MAG cart_052022