

Vidrio Industrial POBEL, S.A.



Destilador de agua / *Distiller*

HYDR 0008

**MANUAL DE INSTRUCCIONES
*USING MANUAL***

C/ Luis I, s/n - Almacén 12 - Pol. Ind. Vallecas IV
28031 Madrid (ESPAÑA)
Tel. (34) 91 380 33 18 - Fax. (34) 91 380 32 16
E-mail: pobel@pobel.com - Web: www.pobel.com

1.1. Tabla de contenidos

1.1. Tablas de contenidos	2
1.2. Antes de empezar	2
1.3. Vista general del producto	3
1.4. Desembalaje	4
1.5. Montaje	4
1.6. Funcionamiento	7
1.7. Mantenimiento	10
1.8. Repuestos	11

1.2. Antes de empezar

Muchas gracias por haber adquirido este producto.

Su destilador ha sido diseñado teniendo en mente la función, la fiabilidad y la seguridad del aparato. Es responsabilidad suya instalarlo de acuerdo a los requerimientos eléctricos locales. Para un funcionamiento seguro, preste atención a los símbolos de alerta a través del manual.

Este manual contiene información de funcionamiento y seguridad. Debe leer y comprender los contenidos de este manual antes de usar el equipo.

1.1. Tables of contents

1.1. Tables of contents	2
1.2. Getting started	2
1.3. Product overview	3
1.4. Unpacking	4
1.5. Assembly	4
1.6. Operating	7
1.7. Maintenance	10
1.8. Spare parts	11

1.2. Getting started

Thank you very much for purchasing this product.

Your water still has been designed with function, reliability and safety in mind. It is your responsibility to install it in conformance with local electrical codes. For safe operation, please pay attention to the alert symbols through the manual.

This manual contains important operating and safety information. You must carefully read and understand the contents of this manual prior to the use of this equipment.

Advertencia

Le advierte de posibilidad de peligro

Precaución

Le advierte de posibilidad de que el equipo sea dañado

Nota

Tenga en cuenta las advertencias y consejos

Superficie caliente

Le advierte de peligro de quemadura por contacto con superficie caliente.



Warning

Warning alert you to a possibility of personal injury.



Caution

Caution alert you to a possibility of damage to the equipment.



Note

Notes alert you to pertinent facts and conditions.



Hot surface

Hot surface alert you possibility of burning injury by hot instrument surface.

1.3. Visión general del producto

Resistencias: 2 x 3,0 KW 6,0 KW

Tensión: 230 V monofásico, int. 26 A

Producción: 8 L/hora

Conductividad: Es posible alcanzar en buenas condiciones 2 S/cm.

Consumo de agua: 2 L/min.

Es imprescindible una sección de cable de la instalación de 6 mm.

Dispone de presostato que corta la corriente eléctrica si falta el agua de refrigeración y vuelve a conectarlo si se restablece el suministro de agua.

Asimismo, dispone de un mecanismo para cortar el flujo de agua si falta la corriente eléctrica.

Posee un sistema de corte de corriente y de suministro de agua cuando se quiere almacenar agua destilada, evitando el desborde del recipiente y el consumo inútil tanto de energía como de agua.

1.3. Product overview

Heaters: 2 x 3,0 KW 6.0 KW

Electrics: 230 V, Int. 26 A

Production: 8 L/hour

Conductivity: It is possible to reach in right conditions 2 S/cm.

Water consumption: 2 L/min.

You have to have wire section in your laboratory of, at least, 6 mm.

Safety presostat protects still in the event of water supply failure.

Automatic device to cut water supply in the event of electrical failure

Device to fill a container without worrying when it finished. It cuts water and electrical supply to avoid useless expenses of water and electricity.




Lateral izquierdo / Left side



Parte frontal / Front side



Lateral derecho / Right side

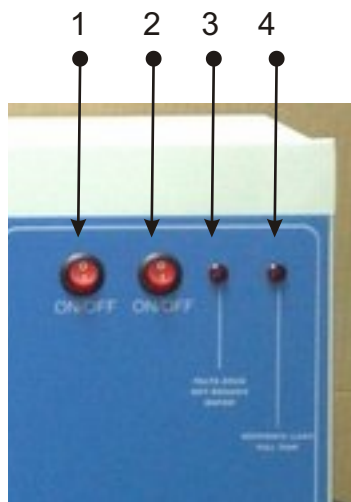

- 1: Interruptor puesta en marcha
ON switch
- 2: Interruptor limpieza
Cleaning switch
- 3: Indicador falta de agua
Not enough water pilot
- 4: Indicador recipiente acumulador lleno
Full tank pilot

1.4. Desembalaje

1. Saque las resistencias y desembalelas.
2. Desembale los refrigerantes.
3. Quite la sal de los refrigerantes con agua.
4. Saque el destilador con la ayuda de otra persona.

1.4. Unpacking

1. Take out the heaters and unpack them.
2. Unpack the condensers.
3. Remove the salt from the condensers with water.
4. Take the water still with another person's help.

1.5. Montaje

1.5. Assembly



Lateral izquierdo / Left side



Parte frontal / Front side



Lateral derecho / Right side

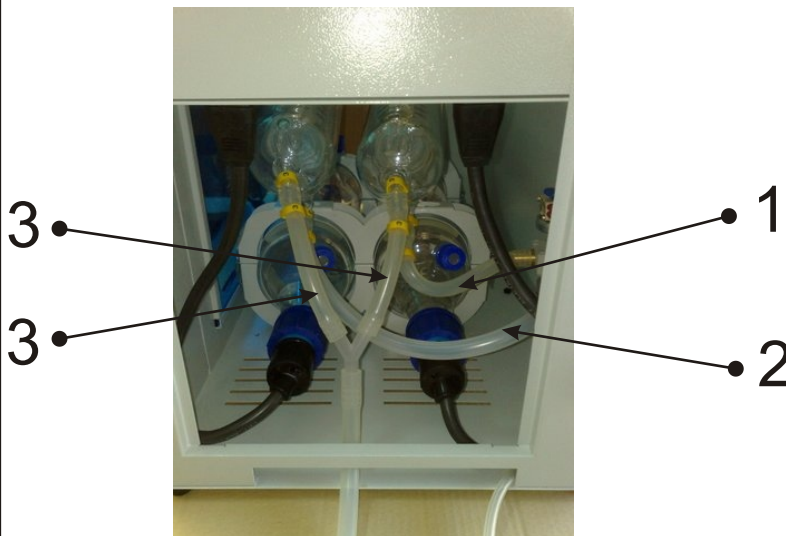


Fig. 1. Lateral derecho / Right side

- 1- Tubo alimentación y refrigeración cuerpo 1
- 2- Tubo alimentación y refrigeración cuerpo 2
- 3- Tubos salida agua destilada


- 1- Feed and cooling water tubes boiler 1
- 2- Feed and cooling water tubes boiler 2
- 3- Distilled water outlet

1. Suba la tapa frontal y sáquela.
2. Abra las tapas laterales con ayuda de una moneda y empujando por el interior.
3. El destilador se suministra desmontado para disminuir el riesgo de rotura.
4. Por favor, sitúe las gomas etiquetadas tal y como indica la figura 1.
5. Sitúe los refrigerantes inclinado hacia la izquierda.
6. Los refrigerantes llevan sendas fundas en los esmerilados. No debe quitarlas.

1. Lift the front cover and take it out.
2. Open the lateral doors with a coin and push the door from inside.
3. The water still is supplied disassembled in order to lower the risk of breakage.
4. Please, place the labelled tubes as you can see on photo n. 1
5. Place the condensers inclined to the left.
6. Both condensers carry PTFE sleeves on the joints. You should not remove them.

7. Sitúe la goma señalada a la oliva de salida del refrigerante situadas en la parte izquierda..

7. Place silicone tube to the outlet hose of the condenser on the left side.

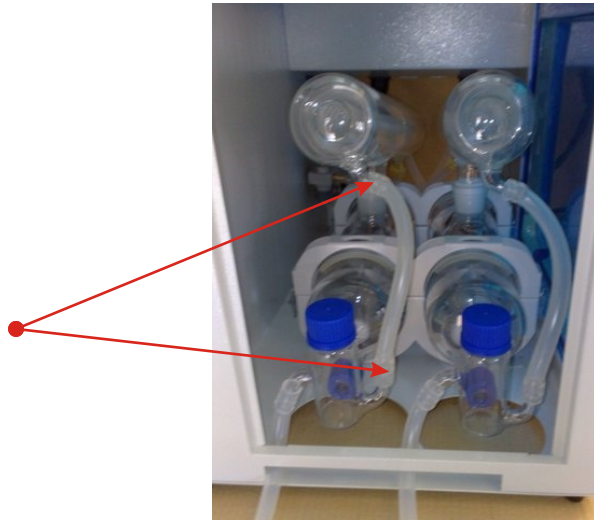

8. Sitúe las resistencias en los lugares indicados.

8. Place element heaters in the holes indicated.

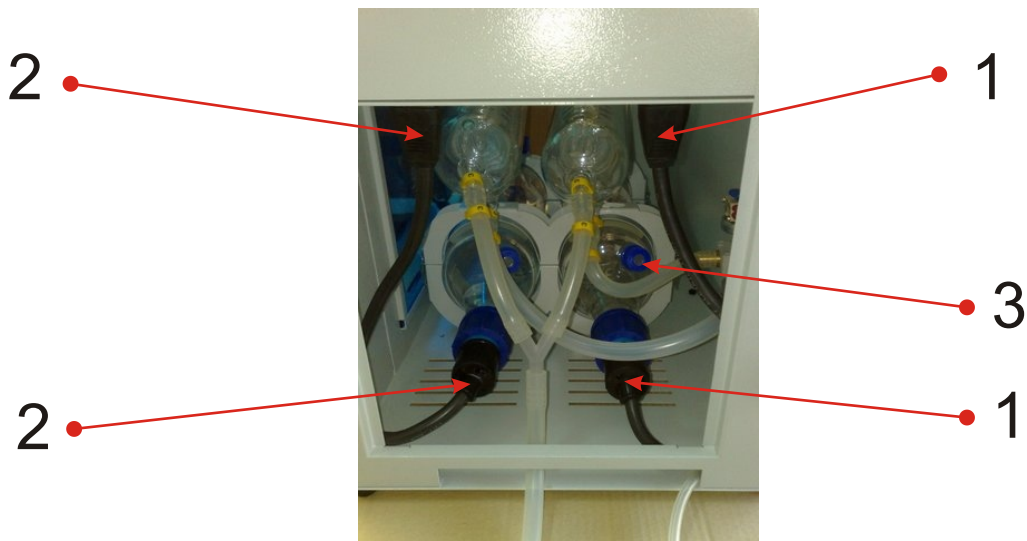


Fig. 3.

9. Sitúe las 2 resistencias en su alojamiento y fijelas con la rosca (pieza 1). Cuando haya acabado esta operación, conecte cada toma de corriente.

9. Place the two heaters in their holes and fix them with the screw thread (piece 1). When you have finished this operation, you must connect each plug.


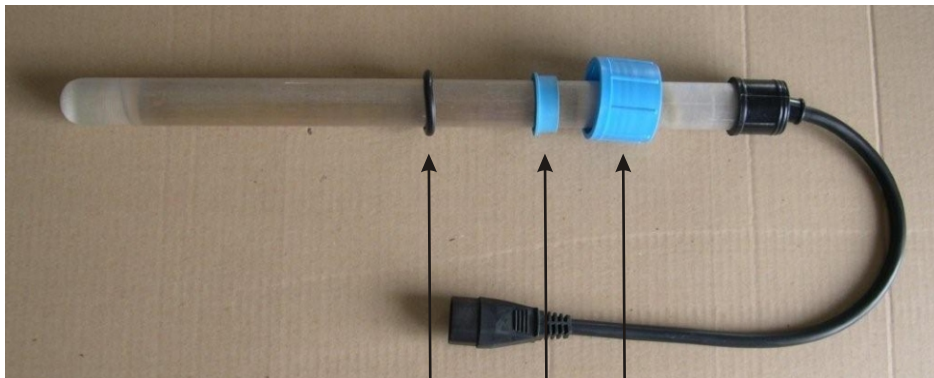


Fig. 4.

10. Cierre las puertas laterales y la parte frontal.

10. Close the lateral doors and the front blue cover.

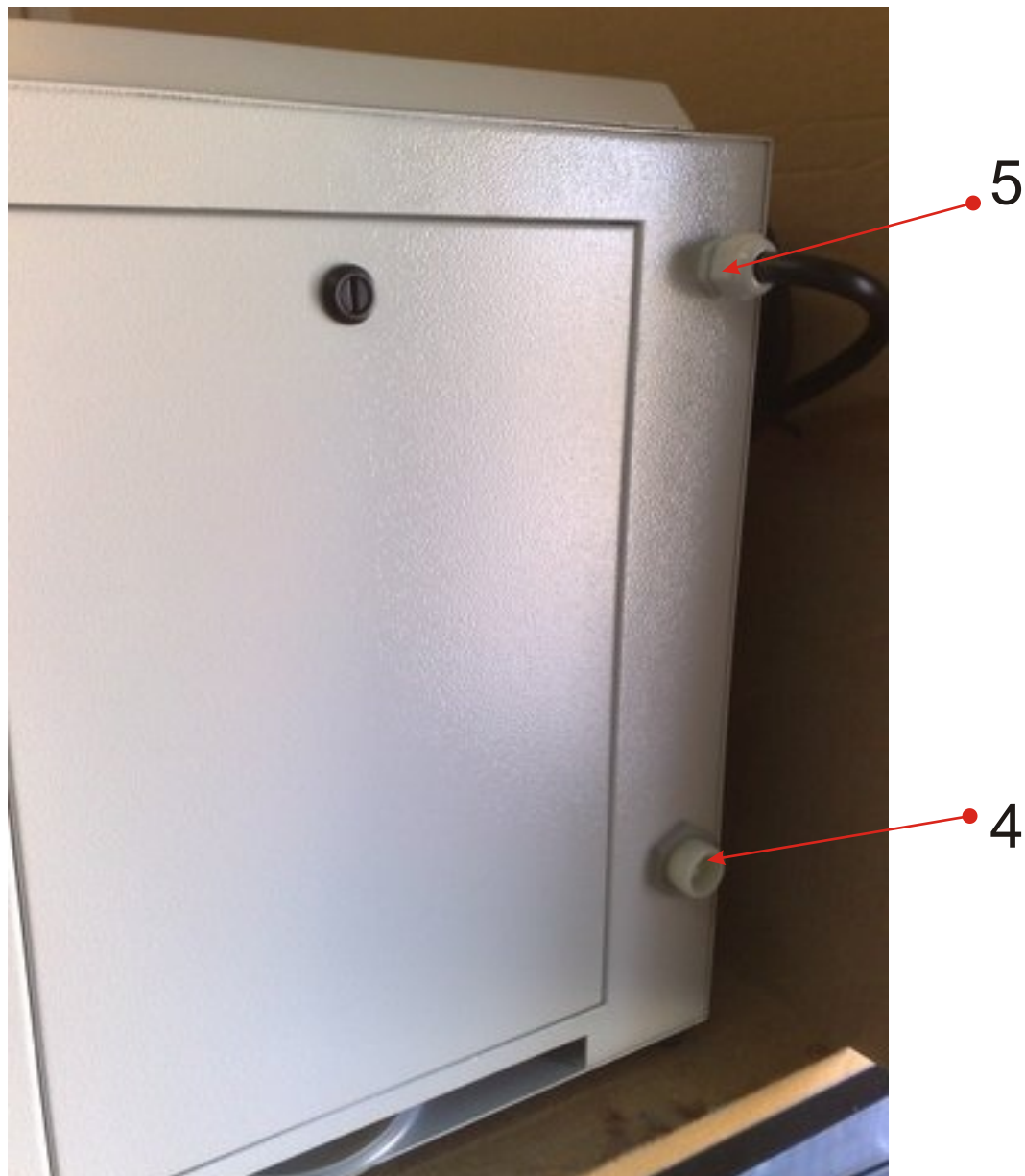

11. Para la toma de conexión eléctrica general (5), debe hacer la instalación más conveniente a su lugar de emplazamiento, teniendo siempre en cuenta los consumos eléctricos y asegurándose que su instalación eléctrica es la adecuada.

11. For the tap of general electrical outlet (5), make installation more convenient to the location. Be sure that electrical installation is suitable with electrical consumption.

12. Conecte la manguera de toma de agua con rosca al lugar indicado (4) y el otro extremo con el filtro a la red de agua general.

12. Connect water hose with screw thread to the indicated place (see below 4) and the other end and filter to the main water.

1.6. Funcionamiento

1.5. Operating

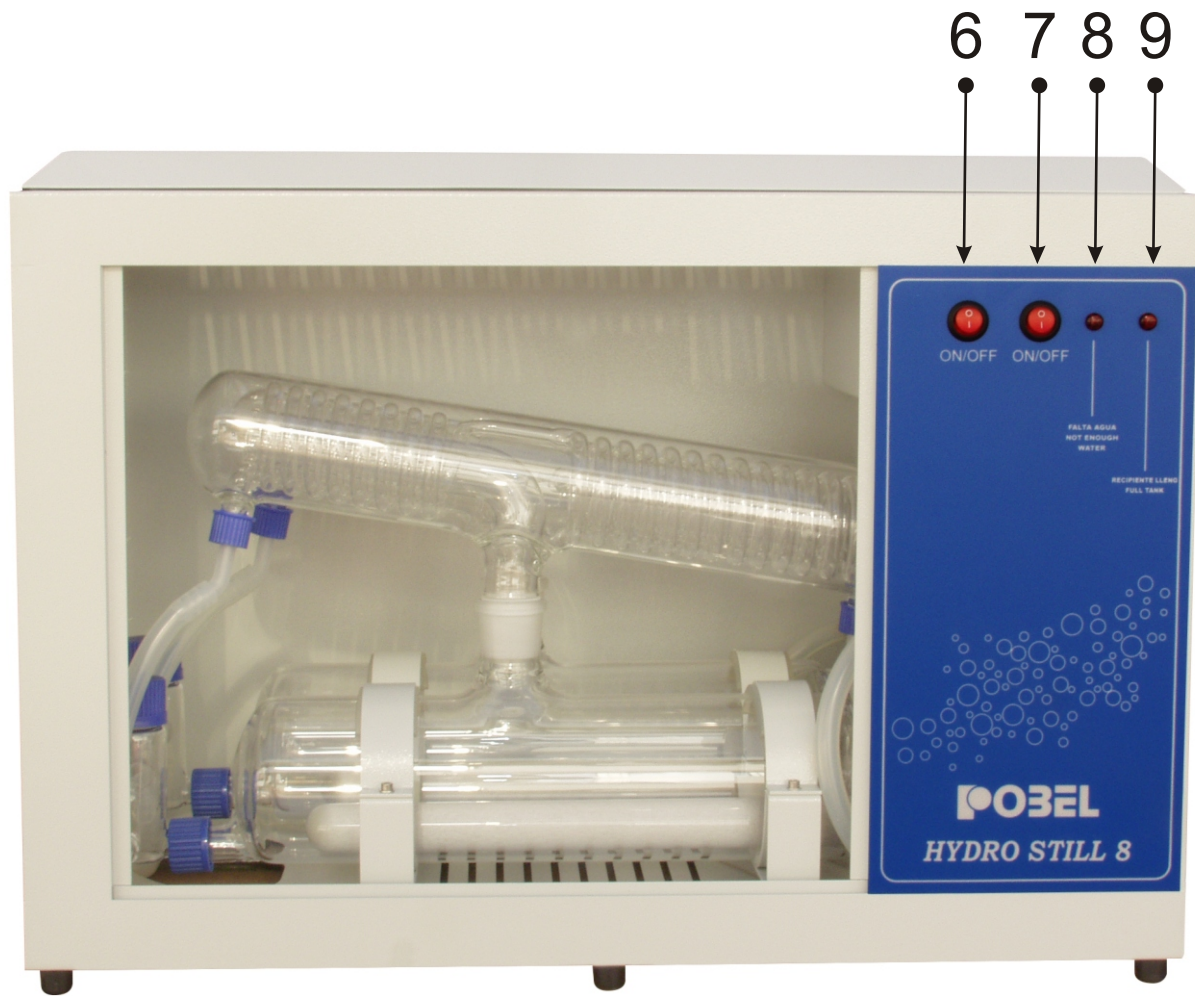


Fig. 6.

1. Conecte los interruptores (6 y 7). Se iluminan junto con el piloto (8). Abra el grifo del agua hasta que el piloto (8) se apague.

2. Abra lentamente el grifo de alimentación de agua hasta que el piloto (8) se apague. Automáticamente comenzará la destilación de agua.

1. Connect the switches (6 and 7). They and the pilot (8) will illuminate. Turn the tap on until the pilot (8) put out.

2. Turn slowly the tap on until the pilot (8) turns off. The distillation of water will start automatically.



11

Fig. 7.

3. La destilación de agua comienza en ambos calderines.

4. Este proceso se mantendrá en marcha siempre que no falte alimentación de agua y electricidad.

5. Las gomas (11) son las que conducen el agua sobrante al desagüe.

3. The distillation of water starts in both boilers.

4. This process will keep if there is enough flow of water and electricity.

5. The tubes (11) drive the draining water to the drain.

6. Introduzca la sonda de llenado (véase pieza 13) en el recipiente seleccionado para recoger el agua destilada producida. Cuando el recipiente esté lleno, el bidestilador se desconectará.

6. Insert the device (see below piece 13) into selected vessel to take the stillled water. When this vessel is full, the apparatus will be disconnected.


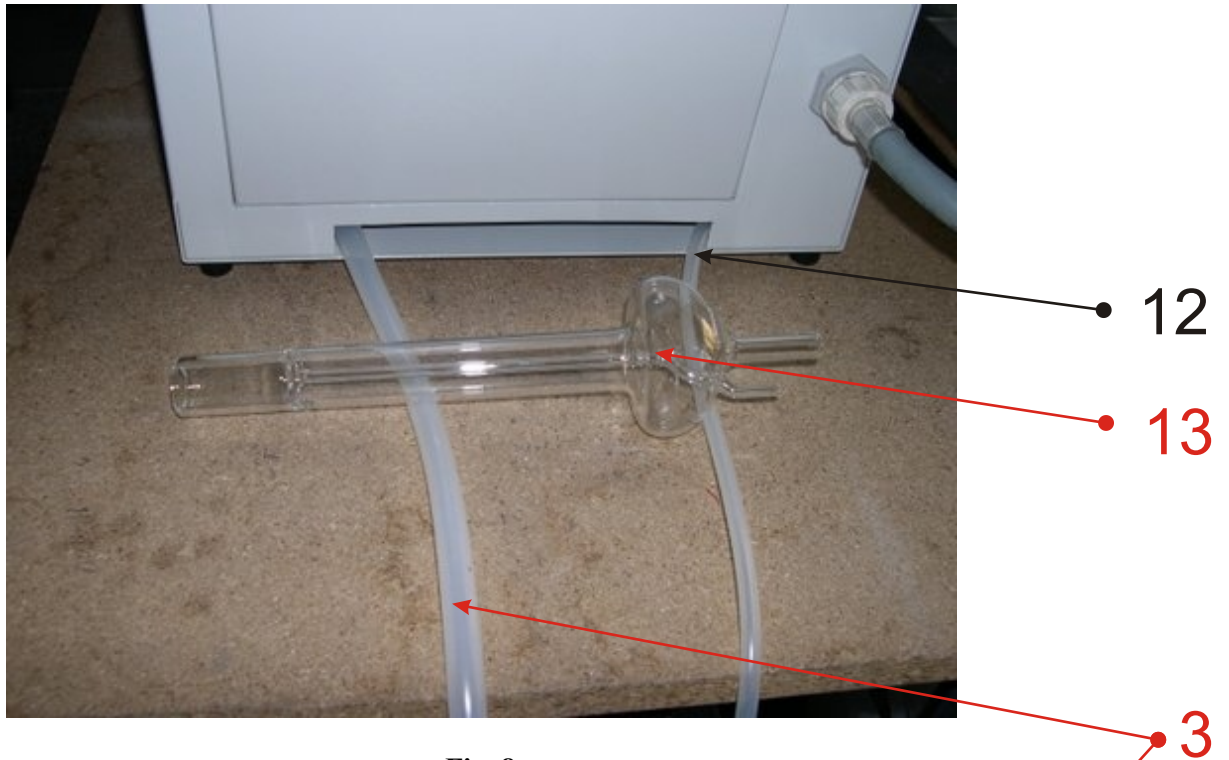


Fig. 8.

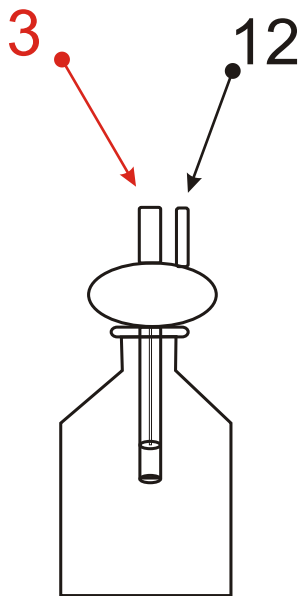

1.7. Mantenimiento

- Se recomienda la limpieza periódica del destilador. De esta forma, se mejoran los rendimientos en las destilaciones y se obtiene una mayor longevidad del aparato.

- La frecuencia de la limpieza depende en cada caso de las sales que contenga el agua suministrada.

Pasos a seguir:

1. Suelte las tuercas (14) e introduzca un poco de ácido clorhídrico u otro producto. Es preferible que el agua esté caliente.
2. Espere a que se produzca el ataque a los residuos y vacíe y enjuague el aparato.
3. Desconecte el interruptor de limpieza (7) y aclare el aparato.
4. Es recomendable limpiar los filtros alojados en la goma de conexión del agua.



1.7. Maintenance

- You should clean the still regularly. So, in this way, the results will be better and you can get a still more durable.

- The cleaning periodicity depends on the salts which water supply contains.

Steps to follow:

1. Loose the nuts (14) and put acetic acid, hydrochloric acid or whichever another product into the boiler. The water should be hot.
2. You have to wait for the attack to the residues and empty and rinse the boiler.
3. Switch off the cleaning switch (7) and rinse with clean water a few times.
4. You should clean the filters of the tubes whenever you clean the still.

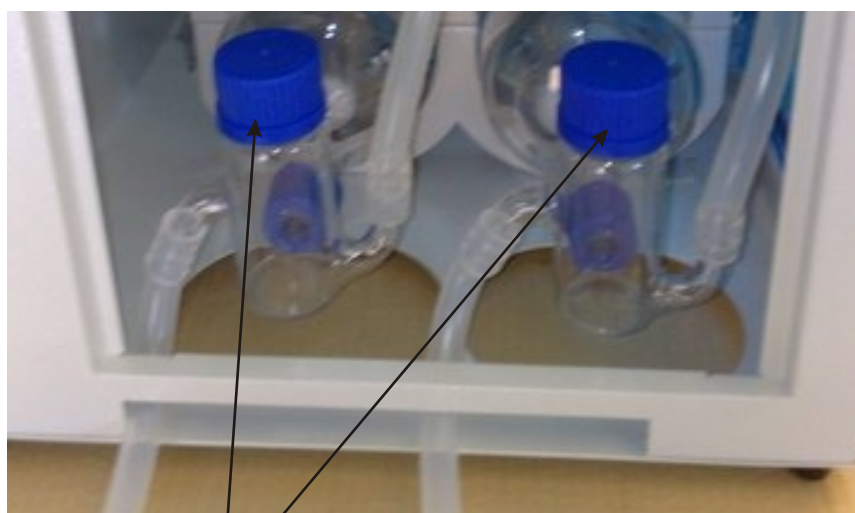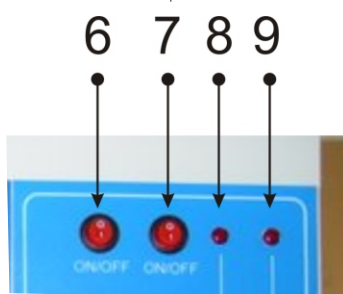

14

Fig. 9.

1.8. Repuestos

1.8. Spare parts

0100721548 Resistencia / *Heater*
0100919913 Cuerpo de ebullicion n. 1 / *Glass boiler n. 1*
0100919913 Cuerpo de ebullicion n. 2 / *Glass boiler n. 2*
0100919916 Refrigerantes / *Condensers*

Fig. 3

N. 3: 0100100603 Tuerca n. 18 / *Nut n. 18*

Fig. 4

N. 1: 0200721642 Tuerca n. 42 / *PBTP nut, n. 42*
N. 2: 0200721930 Casquillo guia / *Fitting guide*
N. 3: 0100721830 Junta torica / *O-ring*

Fig. 7

N. 11: Tubos de drenaje del aparato / *Tubes for draining*

Fig. 8

N. 12: Tubo para sonda de llenado / *Tube for level sensor*
N. 13: 0100906940 Sonda de llenado / *Level sensor*

Fig. 9

N. 14: 0200161538 Tapon GL-32 nivel/ *Cap GL-32 for level*